

Portable Messinstrumente der HQ Serie

BENUTZERHANDBUCH

März 2006, 3. Auflage



Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1 Allgemeine Informationen	
1.1 Sicherheitshinweise	7
1.1.1 Umgang mit Gefahrenhinweisen	7
1.1.2 Warnetiketten	7
1.2 Produktübersicht	
1.3 Beschreibung des Messinstruments	8
Abschnitt 2 Technische Daten	11
Abschnitt 3 Installation	
3.1 Auspacken des Geräts	13
3.2 Stromversorgung	
3.2.1 Stromversorgung über Batterien	
3.2.2 Wechselstromversorgung	
3.3 Ein- und Ausschalten des Messgeräts	
3.4 Anschluss der Messelektrode	
3.5 Datenübertragung (nur HQ 40d)	
Abschnitt 4 Systemstart	21
4.1 Systemstart-Übersicht	
4.2 Benutzeroberfläche und Navigation	
4.2.1 Beschreibung des Tastenfelds	
4.2.2 Display-Beschreibung	
4.2.2.1 Ergebnisanzeige bei Anschluss einer Elektrode	
4.2.2.2 Ergebnisanzeige bei zwei angeschlossenen Elektroden (nur HQ40d)	
4.3 Sprache auswählen4. Datum und Uhrzeit einstellen	
Abschnitt 5 Standardbetrieb	
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation	27
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation	27 27
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation	27 27 27
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID	27 27 27
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID	27 27 28 28
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID	27 27 28 28
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID	27 27 28 28 29
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID	27 27 28 28 29 29
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID	
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID	
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.5 Datenprotokoll verwenden	
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.1 Datenspeicherung 5.2.1 Datenspeicherung 5.2.2 Messdaten anzeigen 5.2.3 Elektrodendaten anzeigen	
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.1 Datenspeicherung 5.2.1 Datenspeicherung 5.2.2 Messdaten anzeigen 5.2.3 Elektrodendaten anzeigen 5.2.4 Löschen von Daten	
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.2 Datenprotokoll verwenden 5.2.1 Datenspeicherung 5.2.2 Messdaten anzeigen 5.2.3 Elektrodendaten anzeigen 5.2.4 Löschen von Daten 5.3 Daten senden (nur HQ40d)	
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.2 Datenprotokoll verwenden 5.2.1 Datenspeicherung 5.2.2 Messdaten anzeigen 5.2.3 Elektrodendaten anzeigen 5.2.4 Löschen von Daten 5.3 Daten senden (nur HQ40d) 5.3.1 Datenübertragung an Drucker oder Flash Memory Stick	
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.2 Datenprotokoll verwenden 5.2.1 Datenspeicherung 5.2.2 Messdaten anzeigen 5.2.3 Elektrodendaten anzeigen 5.2.4 Löschen von Daten 5.3 Daten senden (nur HQ40d) 5.3.1 Datenübertragung an Drucker oder Flash Memory Stick 5.3.1.1 Berichtsoptionen auswählen	27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31 32 33 33
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.2 Datenprotokoll verwenden 5.2.1 Datenspeicherung 5.2.2 Messdaten anzeigen 5.2.3 Elektrodendaten anzeigen 5.2.4 Löschen von Daten 5.3 Daten senden (nur HQ40d) 5.3.1 Datenübertragung an Drucker oder Flash Memory Stick 5.3.1.1 Berichtsoptionen auswählen 5.3.1.2 Kalibrierdaten drucken	27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31 32 33 33
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.4 Löschen einer Anwender-ID 5.2 Datenprotokoll verwenden 5.2.1 Datenspeicherung 5.2.2 Messdaten anzeigen 5.2.3 Elektrodendaten anzeigen 5.2.4 Löschen von Daten 5.3 Daten senden (nur HQ40d) 5.3.1 Datenübertragung an Drucker oder Flash Memory Stick 5.3.1.1 Berichtsoptionen auswählen 5.3.2 Daten an einen PC übertragen	27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31 32 33 33 33 33 34
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.2 Datenprotokoll verwenden 5.2.1 Datenspeicherung 5.2.2 Messdaten anzeigen 5.2.3 Elektrodendaten anzeigen 5.2.4 Löschen von Daten 5.3 Daten senden (nur HQ40d) 5.3.1 Datenübertragung an Drucker oder Flash Memory Stick 5.3.1.1 Berichtsoptionen auswählen 5.3.2 Daten an einen PC übertragen 5.4 Anzeigen der Messberichte (nur HQ40d)	27 27 27 28 28 29 29 30 30 30 31 32 33 33 33 34
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.2 Datenprotokoll verwenden 5.2.1 Datenspeicherung 5.2.2 Messdaten anzeigen 5.2.3 Elektrodendaten anzeigen 5.2.4 Löschen von Daten 5.3 Daten senden (nur HQ40d) 5.3.1 Datenübertragung an Drucker oder Flash Memory Stick 5.3.1.1 Berichtsoptionen auswählen 5.3.2 Daten an einen PC übertragen 5.4 Anzeigen der Messberichte (nur HQ40d) 5.4.1 Berichtsnamen	27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31 32 33 33 33 34 35
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.2 Datenprotokoll verwenden 5.2.1 Datenspeicherung 5.2.2 Messdaten anzeigen 5.2.3 Elektrodendaten anzeigen 5.2.4 Löschen von Daten 5.3 Daten senden (nur HQ40d) 5.3.1 Datenübertragung an Drucker oder Flash Memory Stick 5.3.1.1 Berichtsoptionen auswählen 5.3.2 Daten an einen PC übertragen 5.4 Anzeigen der Messberichte (nur HQ40d) 5.4.1 Berichtsnamen 5.4.2 Probenmesswerte	27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31 32 33 33 33 33 33 33 36 36
5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation 5.1.1 Proben-ID 5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID 5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID 5.1.3 Löschen einer Proben-ID 5.1.2 Anwender-ID 5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID 5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID 5.2 Datenprotokoll verwenden 5.2.1 Datenspeicherung 5.2.2 Messdaten anzeigen 5.2.3 Elektrodendaten anzeigen 5.2.4 Löschen von Daten 5.3 Daten senden (nur HQ40d) 5.3.1 Datenübertragung an Drucker oder Flash Memory Stick 5.3.1.1 Berichtsoptionen auswählen 5.3.2 Daten an einen PC übertragen 5.4 Anzeigen der Messberichte (nur HQ40d) 5.4.1 Berichtsnamen	27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Inhaltsverzeichnis

5.4.3 Kalibrierungswerte	39
5.4.4 Kontrollstandard-Messwerte	
5.5 Anzeige der Kalibrierungsberichte (nur HQ40d)	
5.5.1 Bericht über aktuelle Kalibrierung	
5.5.2 Kalibrierungsverlauf-Berichte	
5.6 Archivierung und Austausch von Methoden (nur HQ40d)	43
Abschnitt 6 pH-Betrieb und Methoden	45
6.1 Kalibrierung der pH-Elektrode	
6.1.1 Fehler bei der Kalibrierung	
6.1.1.1 Standard nicht erkannt	46
6.1.1.2 Steigungsfehler	
6.2 Eine pH-Messung durchführen	
6.3 Kontrollstandards manuell oder automatisch messen	
6.3.1 Zurückstellen der Messung eines Kontrollstandards	
6.4 Einstellungen der pH-Methode	
6.5.1 Modifizieren einer pH-Methode	
6.5.2 Die pH-Messoptionen ändern	
6.5.3 Ändern der pH-Kalibrieroptionen	
6.5.4 Modifizieren der pH-Kontrollstandard-Optionen	
6.5.5 Die pH-Messeinheiten ändern	
Abschnitt 7 Leitfähigkeitsbetrieb und Methoden	61
7.1 Kalibrierung der Leitfähigkeitselektrode	
7.2 Messen von Leitfähigkeit, Salinität, spezifischem Widerstand oder TDS	
7.3 Kontrollstandards manuell oder automatisch messen	
7.3.0.1 Zurückstellen der Messung eines Kontrollstandards	64
7.4 Einstellungen der Leitfähigkeits-Methode	
7.5 Menü-Übersicht 'Aktuelle Methode ändern' für die Option Leitfähigkeit	
7.5.1 Modifizieren einer Leitfähigkeitsmethode	
7.5.2 Parametereinstellung modifizieren	
7.5.3 Messoptionen Leitfähigkeit modifizieren	
7.5.5 Modifizieren der Leitfähigkeit-Prüfstandard-Optionen	
Abschnitt 8 LDO-Betrieb und Methoden	
8.1 Messung von gelöstem Sauerstoff	
8.2.1 Kalibrierungsfehler – Steigung außerhalb des Bereichs	
8.3 Einstellungen der LDO-Methode	
8.4 Übersicht des Menüs Aktuelle Methode Ändern	
8.4.1 Erstellen einer neuen LDO-Methode	83
8.4.2 Modifizieren einer LDO-Methode	84
8.4.3 LDO-Messoptionen ändern	
8.4.4 LDO-Messeinheiten ändern	
8.4.5 LDO-Kalibrierungseinstellung auswählen	
8.4.6 Auswahl einer LDO-Methode	
Abschnitt 9 Erweiterte Funktionen	
9.1 Menü Geräteoptionen – Zugang zu allen Funktionen	
9.2 Menü der Anwender-Optionen	
9.3 Verwendung der Zugangskontrolle	90

9.3.1 Aktivierung der Zugangskontrolle	90
9.3.2 Deaktivierung der Zugangskontrolle Zugangskontrolle	91
9.4 Messung von Kontrollstandards	
9.5 Einstellen des Messmodus	
9.5.1 Einstellen der Intervalle der automatischen Messung	
9.5.2 Messungen im Intervallmodus starten	
9.5.3 Vermeidung des Verlustes von Messdaten während des Intervall-Messmodus	
9.6 Gerätedaten anzeigen	
9.7 Displayoptionen einstellen	
9.9 Datum und Uhrzeit einstellen	
9.10 Temperatureinheiten ändern	
9.11 Sprache	
Abschnitt 10 Wartung	99
10.1 Allgemeine Reinigung des Messgeräts	
10.2 Allgemeine Reinigung der Elektroden	
10.3 Ersetzen der Batterien	
10.4 Aktualisierung der Software des Geräts	99
Abschnitt 11 Teile und Zubehör	101
11.1 Teile	101
11.2 Zubehör	
11.3 Verbrauchsmaterial	102
Abschnitt 12 Bestellhinweise	105
Abschnitt 13 Repair Service	107
Abschnitt 14 Zertifizierung	109
Abschnitt 15 Beschränkte Garantie	113
Indov	115



Abschnitt 1 Allgemeine Informationen

1.1 Sicherheitshinweise

Das Benutzerhandbuch vor dem Auspacken, Konfigurieren oder Inbetriebnehmen gründlich lesen. Sämtliche Gefahrenhinweise und Warnungen sind zu beachten. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann ernste Verletzungen des Benutzers oder Schäden am Gerät zur Folge haben.

Um jedwede Beeinträchtigung der Schutzeinrichtungen auszuschließen, darf das Gerät ausschließlich zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecken verwendet werden.

1.1.1 Umgang mit Gefahrenhinweisen

GEFAHR

Hinweis auf eine potenziell oder besonders gefährliche Situation, die zum Tod oder zu erheblichen Verletzungen führen kann.

WARNUNG

Hinweis auf eine potenziell gefährliche Situation, die unter Umständen zu geringen oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

Wichtiger Hinweis: Besonders hervorzuhebende Information.

Anmerkung: Information als Ergänzung zum Haupttext.

1.1.2 Warnetiketten

Alle am Gerät angebrachten Hinweisschilder und Etiketten sind zu lesen. Deren Nichtbeachtung kann Verletzungen oder Schäden am Gerät zur Folge haben. Auf dem Gerät angebrachte Symbole beziehen sich auf einen Gefahren- oder Warnhinweis im Benutzerhandbuch.



Dieses Symbol bezieht sich auf einen Sicherheitshinweis im Benutzerhandbuch.



Elektrische Geräte und durch den Hersteller angebotenes Zubehör mit diesem Symbol dürfen nach dem 12. August 2005 in Europa nicht mehr über öffentliche Entsorgungssysteme entsorgt werden. In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen Vorschriften in Europa (EU Richtlinie 2002/96/EC), müssen Benutzer von elektrischen Geräten ihre Altgeräte zur kostenlosen Entsorgung an den Hersteller zurückgeben.

Anmerkung: Für nähere Informationen hinsichtlich Rückgabe oder Recycling von Geräten, Zubehör und allen anderen Teilen bitte den Hersteller oder Händler des Geräts kontaktieren.



Dieses Symbol verlangt die Verwendung einer Schutzbrille.

1.2 Produktübersicht

Die portablen Geräte der HQ-Serie eignen sich bei Verwendung von IntelliCAL™ Elektroden zur Bestimmung verschiedener Parameter wie pH-Wert, Leitfähigkeit, Salinität, Gesamt-Feststoffgehalt (TDS) oder gelöster Sauerstoff (zu diesem Zweck sind die Hach Elektroden für lumineszierendem gelöstem Sauerstoff LDO® einzusetzen). Das Gerät erkennt automatisch die Art des angeschlossenen Elektroden. Die Elektroden speichern die einmalig vergebene Seriennummer, die aktuelle Kalibrierung sowie

den Verlauf der vorangegangenen Kalibrierungen. Mit den Standardeinstellungen sind Messungen in kürzester Zeit möglich.

Die Verwaltung der Analysedaten kann auf einfache Weise über die Einstellungen für Anwender-ID, Proben-ID und Datenspeicherung angepasst werden. Eine übergeordnete Verwaltung ist durch die Verwendung der Zugriffsfunktionen möglich. Die Mess- und Kalibrierungseinstellungen werden als Methoden gespeichert. Die Standardmethode jedes Parameters entspricht den empfohlenen Messtechniken der USEPA.

1.3 Beschreibung des Messinstruments

Die HQ-Serie bietet Instrumente in vier verschiedenen Ausführungen:

- HQ11d—pH/mV
- HQ14d—Leitfähigkeit, Salinität, Gesamt-Feststoffgehalt (TDS)
- HQ30d—pH-Wert, Leitfähigkeit, Salinität, Gesamt-Feststoffgehalt (TDS) oder gelöster Sauerstoff (LDO), 1 Elektrodenanschluss
- HQ40d—pH-Wert, Leitfähigkeit, Salinität, Gesamt-Feststoffgehalt (TDS), gelöster Sauerstoff (LDO), 2 Elektrodenanschlüsse, Anschlüsse für PC/Drucker/Flash Memory Stick/Tastatur

Weitere Leistungsmerkmale:

- Automatische Elektrodenerkennung einschließlich Seriennummer
- Methoden mit Parametereinstellungen für gesetzliche Kontrollmessungen
- Übergeordnete Zugriffskontrolle
- Sensor mit langer Lebensdauer, LDO
- Keine Polarisierungszeit, LDO
- Interne Datenspeicherung von 500 Messwerten
- Proben-ID und Anwender-ID zur Rückverfolgung von Daten
- Wählbare automatische Abschaltung für verlängerte Batterielebensdauer
- Autokorrektur je nach Luftdruck und Temperatur, LDO

- IP67, (wasserdicht bis 1 Meter für 30 Minuten, ausschließlich Batteriefach. Batteriefach wasserdicht bis 60 cm für 15 Sekunden)
- Anschluss an PC/Drucker/Flash Memory Stick/Tastatur (nur HQ40d)
- Stromversorgung durch vier Alkali- oder NiMH-Batterien (AA) oder durch einen AC-Netzadapter

Allgemeine Informationen

Abschnitt 2 Technische Daten

Technische Daten unterliegen Änderungen ohne Ankündigung.

Geräteabdeckung		
Abdeckung	Messgerät: IP67, wasserdicht bis 1 Meter für 30 Minuten Batteriefach: wasserdicht bis 60 cm für 15 Sekunden	
Stromversorgung (intern)	AA-Alkali-Batterien oder NiMH-Batterien (4)	
Stromversorgung (externer USB-/Netzadapter)	100-240 V, 50/60 Hz Eingang; 4,5 to 7,5 V (7 VA) Ausgang (Mittelkontakt +, äußere Abschirmung -)	
agertemperatur -20 to +60 °C (-4 to +140 °F)		
Betriebstemperatur	0 to +60 °C (32 to 140 °F)	
Betriebsfeuchtigkeit	90% (nicht kondensierend)	
Gewicht	330 g 430 g (bei vier eingesetzten AA-Alkali-Batterien)	
Anschluss		
5-Pin- M-12 für Elektroden (anwenderspezifisch)	Gerät akzeptiert IntelliCAL-Elektroden (nur HQ11d pH/ORP; HQ14d nur Leitfähigkeit)	
8-Pin-Anschluss für USB und externe Gleichstromversorgung	Der 8-Pin-Anschluss ermöglicht den Anschluss von USB-Geräten und externer Gleichstromversorgung	
pH-Elektroden (Standardausführung und r	obuste Ausführung)	
	PHC301 - nachfüllbare pH-Elektrode 0,0-14,0 pH	
pH-Bereich	PHC101 - pH Gel Elektrode 2,0-14,0 pH	
Natriumfehler (Basizität)	-0,6 pH bei pH 12,6 in 1M NaOH	
Temperaturbereich	0,0 - 80,0 °C	
Temperaturgenauigkeit	± 0,3 °C	
Garantie	Für die PHC301-Elektrode wird eine einjährige, für die PHC101-Elektrode eine sechsmonatige Herstellergarantie übernommen	
LDO-Elektroden (Standardausführung und	I robuste Ausführung)	
Messbereich gelöster Sauerstoff	0,1 - 20,0 mg/L (ppm) 0 - 200% Sättigung	
Genauigkeit gelöster Sauerstoff	±0.1 mg/L für 0-8 mg/L ±0.2 mg/L für Werte größer als 8 mg/L	
% Sättigung	1.0%	
Temperaturbereich	0 - 50 °C	
Auflösung Temperatur	0,1 °C	
Temperaturgenauigkeit	± 0,3 °C	
Garantie	3 Jahre Garantie auf die LDO-Elektrode.1 Jahr auf die Sensorkappe.	
Leitfähigkeits-Elektrode		
Messbereich Leitfähigkeit	0,01 µS/cm bis 200,0 mS/cm	
<u> </u>	0,0-19,99 μS/cm: 0,01 μS/cm	
Auflösung Leitfähigkeit	20,0-199,9 μS/cm: 0,1 μS/cm 200,0-1999,0 μS/cm: 1,0 μS/cm	
	2,0-19,99 mS/cm: 0,01 mS/cm	
	20,0-200,0 mS/cm: 0,1 mS/cm	
Genauigkeit Leitfähigkeit	±0,5% der Anzeige	
Messbereich TDS	0 bis 50.000 mg/L als NaCl	
Genauigkeit TDS	±0,5% der Anzeige	

Technische Daten

Auflösung TDS	0,0-199,9 mg/L: 0,1 mg/L 200,0-1999,0 mg/L: 1,0 mg/L 2,0-19,99 g/L: 0,01 g/L 20,0-50,0 g/L: 0,1 g/L	200,0-1999,0 mg/L: 1,0 mg/L 2,0-19,99 g/L: 0,01 g/L		
Leitfähigkeits-Elektrode (Fortsetzu	ng)			
Messbereich Salinität	0 bis 42 ppt (‰)			
Genauigkeit Salinität	± 0,1 ppt			
Auflösung Salinität	0,01 ppt			
Temperaturbereich	-10,0 bis 110,0 °C			
Temperaturgenauigkeit	± 0,3 °C			
Garantie	1 Jahr Garantie auf die Elektrode.			
Ausgänge				
USB	Angeschlossene Geräte und Host			

3.1 Auspacken des Geräts

Nach dem Entnehmen des Instruments aus der Verpackung ist jedes Teil auf Schäden hin zu überprüfen. Sämtliche auf beiliegender Liste aufgeführten Komponenten müssen vorhanden sein. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an den Hersteller oder die Vertriebsstelle.

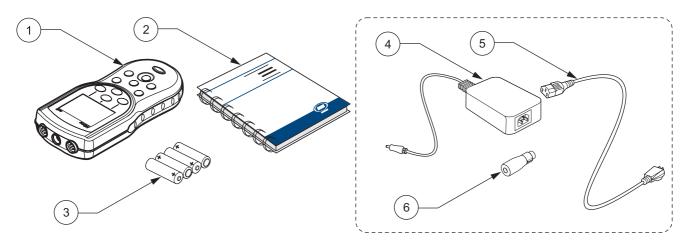


Abbildung 1 HQ11d, HQ14d, HQ30d Gerätekomponenten

1	HQd Messgerät	4	AC-DC-Stromversorgung (optional)
2	Benutzerhandbuch	5	Stromversorgungskabel (optional)
3	Batterien Typ AA (4)	6	DC-Netzadapter (optional)

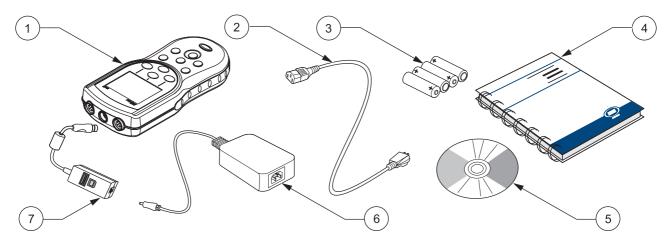


Abbildung 2 HQ40d Gerätekomponenten

1	HQ40d Messgerät	5	HQ40d PC Anwendungssoftware
2	AC-Stromversorgungskabel	6	AC-DC-Stromversorgung
3	Batterien Typ AA (4)	7	USB/Netzadapter
4	Benutzerhandbuch		

3.2



Stromversorgung

GEFAHR

Verwenden Sie für das Messgerät nur Alkali- oder NiMH-Batterien. Andere Batterietypen können zu Feuer oder Explosionen führen.

GEFAHR

Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig herum in das Batteriefach eingesetzt sind. Ein falsches Einsetzen der Batterien kann Schäden am Gerät, Feuer oder Explosionen zur Folge haben.

GEFAHR

Wechselstrom-Steckdosen in feuchten oder potenziell feuchten Umgebungen MÜSSEN IMMER mit einem Fehlerstrom-Schutzkontakt-System ausgestattet sein. Der mitgelieferte AC-DC-Netzadapter für Gleich- und Wechselstrom ist nicht wasserdicht und darf nicht in feuchten Umgebungen ohne Schutzkontaktsystem betrieben werden.

ACHTUNG

Verwenden Sie für das Messgerät niemals verschiedene Batterietypen gleichzeitig. Verwenden Sie vier AA-Alkali-Batterien oder vier NiMH-Batterien.

Wichtiger Hinweis: Das Batteriefach des Geräts und der USB-DC-Netzadapter sind nicht wasserdicht. Betreiben Sie diese Geräte in feuchten Umgebung nur mit größter Vorsicht. Durch eindringendes Wasser können sich Leistungs- oder Qualitätsprobleme ergeben. Es empfiehlt sich, Batterien und Batteriefach regelmäßig zu überprüfen, wenn das Gerät in feuchter Umgebung eingesetzt wird: Entfernen, säubern und trocknen Sie die Batterien sowie das Innere des Batteriefachs und die Batteriekontakte, setzen Sie dann die Batterien wieder ein und schließen Sie das Batteriefach.

Das Gerät kann durch vier AA-Batterien (Alkali oder NiMH) betrieben werden oder durch Gleichstrom. Der Anschluss an eine Gleichstromquelle erfordert zusätzliche Komponenten (Abschnitt 3.2.2 auf Seite 16).

3.2.1 Stromversorgung über Batterien

Wichtiger Hinweis: Sie können für das Messgerät auch aufladbare Alkali- oder NiMH-Batterien verwenden (verwenden Sie nie verschiedene Batterietypen gleichzeitig). Batterien werden im Gerät nicht aufgeladen.

- 1. Ziehen Sie die Verriegelung des Batteriefachs zurück und entfernen Sie den Deckel wie in Abbildung 3 dargestellt.
- **2.** Legen Sie vier AA-Batterien (Alkali *oder* NiMH) ein, beachten Sie dabei die Markierungen für die Pole im Inneren des Batteriefachs.
- 3. Batteriefach mit Deckel erneut verschließen.

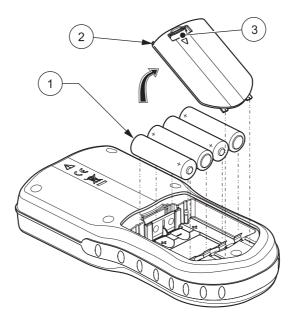


Abbildung 3 Einsetzen der Batterien

- 1 AA-Alkali-Batterien oder NiMH-Batterien (4) (Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.)
 - 3 Verriegelung am Deckel des Batteriefachs

2 Deckel



Ein erforderlicher Batteriewechsel wird durch ein Batteriesymbol im Display angezeigt.

Bei eingelegten Batterien wird das Messgerät nach einer Inaktivität von 5 Minuten automatisch ausgeschaltet (Standardeinstellung). Die Ausschaltautomatik kann im Menü Display-Einstellungen verändert werden (siehe Abschnitt 9.7 auf Seite 95).

Anmerkung: Beim Betrieb des Geräts mit NiMH-Batterien zeigt das Batteriesymbol nach einer vollständigen Aufladung nicht die volle Kapazität der Batterien an (die Spannung der NiMH-Batterien beträgt nur 1,2 V statt 1,5 V). Obwohl das Symbol keine vollständige Aufladung anzeigt, kann bei Verwendung von 2500 mAH-NiMH-Batterien 90% der normalen Betriebsdauer bei Einsatz von Alkali-Batterien erreicht werden (bis eine erneute Aufladung erforderlich wird).

Anmerkung: NiMH-Batterien verlieren während der Lagerung einen Teil ihrer Ladung. Wenn Sie keine frisch geladenen NiMH-Batterien verwenden, ergibt sich eine kürzere Lebensdauer als diese 90%.

Anmerkung: Aufgrund der Alterung der Batterien nimmt die abgegebene Spannung nach. Um Datenverlust zu vermeiden schaltet das sich Gerät automatisch ab, sobald die Spannung unter 4 Volt abfällt. Nach dem Einsetzen von neuen Batterien kann der Betrieb fortgesetzt werden.

3.2.2 Wechselstromversorgung

Alle Geräte lassen sich bei Verwendung eines Netzadapters und eines Stromversorgungskabels mit Wechselstrom betreiben. Das Modell HQ40d ist mit einer Allstromversorgung ausgestattet und wird mit einem USB/DC-Netzadapter und einem Stromversorgungskabel ausgeliefert (siehe auch Abbildung 6 auf Seite 19). Mithilfe der USB/DC-Netzadapters können Daten auf einen Computer oder einen Flash Memory Stick übertragen werden (Abschnitt 3.5 auf Seite 18).

Die Modelle HQ30d, HQ11d und HQ14d können zusammen mit optional erhältlichen Netzadapter-Kits (Kat.-Nr. 58263-00 für 115 V oder 58311-00 für 230 V) mit Wechselstrom versorgt werden. Beide Kits enthalten ein Allstromnetzgerät, einen Wechselstromadapter sowie ein geeignetes Stromversorgungskabel (Abbildung 1 auf Seite 13).

3.3 Ein- und Ausschalten des Messgeräts

Anmerkung: Das Gerät unterstützt mehrere Sprachen. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, müssen Sie eine Sprache wählen, bevor andere Funktionen verwendet werden können. Zusätzlich wird der Anwender aufgefordert, vor der ersten Verwendung Uhrzeit und Datum einzugeben und diese nach jedem Batteriewechsel zu überprüfen. Siehe Abschnitt 4.3 auf Seite 24.

Mit Betätigung der Taste **EIN/AUS** wird das Gerät eingeschaltet. Sollte das nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte die korrekte Position der Batterien, bzw. den Anschluss des Netzadapters an der Steckdose.

Mit der Taste **EIN/AUS** wird das Gerät ausgeschaltet. Im Batteriebetrieb schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Displays nach 1 Minute ab. Nach einer Inaktivität von 5 Minuten schaltet sich das Gerät vollständig ab (Standardeinstellung). Die Einstellungen dieser Funktion können unter den >Geräteoptionen>Autom. Abschalten/Hintergrundbeleuchtung geändert werden.

3.4 Anschluss der Messelektrode

ACHTUNG

VOR DEM ANSCHLUSS DER ELEKTRODE: Bevor die Elektrode zum ersten Mal verwendet wird, müssen Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt werden. Sind Datum und Uhrzeit nach der Elektrodeninstallation nicht korrekt eingestellt, erhält die Elektrode einen falschen Zeitstempel, der während der gesamten Lebensdauer der Elektrode beibehalten wird, selbst bei nachträglicher Korrektur von Datum und Uhrzeit.

HQ11d, HQ14d und der HQ30d verfügen über einen Elektrodenanschluss und unterstützen die Anzeige von IntelliCAL™ Elektroden (siehe Abbildung 4).

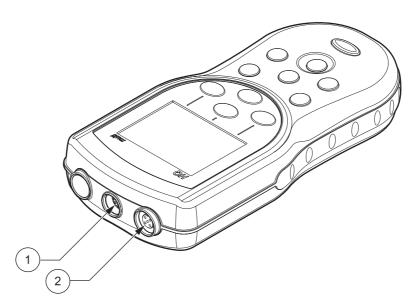


Abbildung 4 Anschlüsse an HQ11d, HQ14d, HQ30d Messgeräte

2 Elektrodenanschluss (5 Pins)

HQ40d verfügt über zwei Elektrodenanschlüsse und unterstützt die Anzeige von IntelliCAL™ Elektroden (siehe Abbildung 5).

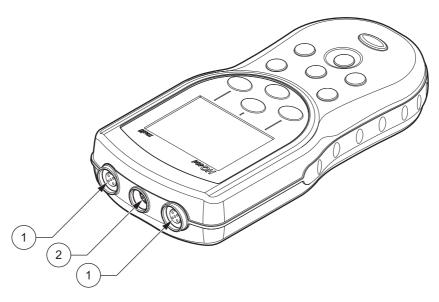


Abbildung 5 Anschlüsse am HQ40d Messgerät

1	Elektrodenanschluss	(5 Pins	:)
	Elektrodenanschluss	(O FILIS	

2 USB/Netzadapteranschluss (8 Pins)

3.5 Datenübertragung (nur HQ 40d)

Wichtiger Hinweis: Das Batteriefach des Geräts und der USB-DC-Netzadapter sind nicht wasserdicht. Betreiben Sie diese Geräte in feuchten Umgebung nur mit größter Vorsicht. Durch eindringendes Wasser können sich Leistungs- oder Qualitätsprobleme ergeben. Es empfiehlt sich, Batterien und Batteriefach regelmäßig zu überprüfen, wenn das Gerät in feuchter Umgebung eingesetzt wird: Entfernen, säubern und trocknen Sie die Batterien sowie das Innere des Batteriefachs und die Batteriekontakte, setzen Sie dann die Batterien wieder ein und schließen Sie das Batteriefach.

Daten können über den USB/Netzadapter auf einen PC, Drucker oder Flash Memory Stick übertragen werden. Siehe Abbildung 6 zum Anschluss des USB/Netzadapters.

Der USB-Anschluss (extern) am USB/Netzadapter wird für die Datenübertragung an einen Flash Memory Stick oder Drucker verwendet. Für den Transfer der gespeicherten Daten kann der USB Stick an einen PC angeschlossen werden.

Der USB-Anschluss (host) des USB/Netzadapters wird für den direkten Anschluss an einen PC über ein Standard-USB-Kabel verwendet. Die HQ40d Anwendungssoftware für die Datenkommunikation mit dem Messgerät wird auf dem PC installiert. Starten Sie die Anwendungssoftware, um Daten zu übertragen.

Um die Batterielebensdauer zu verlängern ist die USB-Funktionalität nur bei Stromversorgung über einen Wechselstrom-Netzadapter aktiv. Um USB zu aktivieren:

- 1. Gerät abschalten.
- 2. USB/DC-Adapter an das Gerät anschließen.
- Das Stromversorgungskabel an den Wechselstrom-Netzadapter anschließen. Den Stromausgangsstecker des Wechselstrom-Adapters an den USB/DC-Netzadapter schließen.
- **4.** Das Stromversorgungskabel mit der Wechselstrom-Buchse verbinden.
- **5.** Schalten Sie nun das Messgerät ein und schließen Sie das gewünschte USB-Gerät an (siehe auch Abbildung 6).

Weitere Informationen zum Thema Datenübertragung mit dem HQ40d erhalten Sie in Abschnitt 5.3 auf Seite 33.



USB - Peripheral



USB - Host

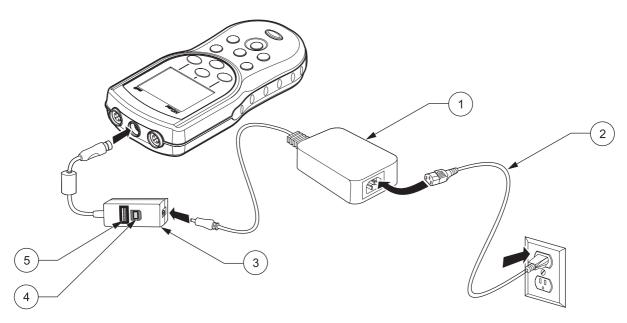


Abbildung 6 Anschluss USB/Netzadapter am HQ40d Messgerät

1	AC-DC-Stromversorgung	4	PC-Verbindung (USB-Host)
2	Netzkabel	5	Flash Memory Stick - Drucker-Verbindung (USB)
3	USB/Netzadapter		



Abschnitt 4 Systemstart

4.1 Systemstart-Übersicht

 Schließen Sie die Elektrode an und schalten Sie das Messgerät ein.

Wenn eine Elektrode an ein tragbares Messinstrument HQ 30d oder HQ 40d angeschlossen wird, werden die Parameter automatisch erkannt und das Gerät ist sofort einsatzbereit. Der HQ11d misst nur den pH-Wert. Das HQ40d misst ausschließlich Leitfähigkeit, Salinität sowie den Gesamt-Feststoffgehalt (TDS).

- 2. Wählen Sie die Bildschirmsprache. Siehe unter Abschnitt 4.3 auf Seite 24.
- 3. Datum und Uhrzeit einstellen. Siehe Abschnitt 4.4 auf Seite 24.
- **4.** Einstellung von Proben- und Anwender-IDs. Siehe Abschnitt 5.1 auf Seite 27.
- **5.** Kalibrierung der Elektrode.
 - pH-Elektrode, Abschnitt 6.1 auf Seite 45
 - Leitfähigkeits-Elektrode, Abschnitt 7.1 auf Seite 61
 - LDO-Elektrode (Verwendung der Werkseinstellung)
- 6. Eine Messung durchführen.
 - pH-Elektrode, Abschnitt 6.2 auf Seite 47
 - Leitfähigkeits-Elektrode, Abschnitt 7.2 auf Seite 62
 - LDO-Elektrode, Abschnitt 8.1 auf Seite 79
- 7. Kontrollstandard messen (nur pH und Leitfähigkeit).
 - pH-Elektrode, Abschnitt 6.3 auf Seite 47
 - Leitfähigkeits-Elektrode, Abschnitt 7.3 auf Seite 63
- 8. Methode einstellen.
 - pH-Elektrode, Abschnitt 6.4 auf Seite 50
 - Leitfähigkeits-Elektrode, Abschnitt 7.4 auf Seite 64
 - LDO-Elektrode, Abschnitt 8.3 auf Seite 81
- 9. Ändern der Geräteoptionen. Siehe Abschnitt 9 auf Seite 89.

4.2 Benutzeroberfläche und Navigation

4.2.1 Beschreibung des Tastenfelds

Abbildung 7 zeigt das Tastenfeld und die Tastenfunktionen bei allen Modellen.

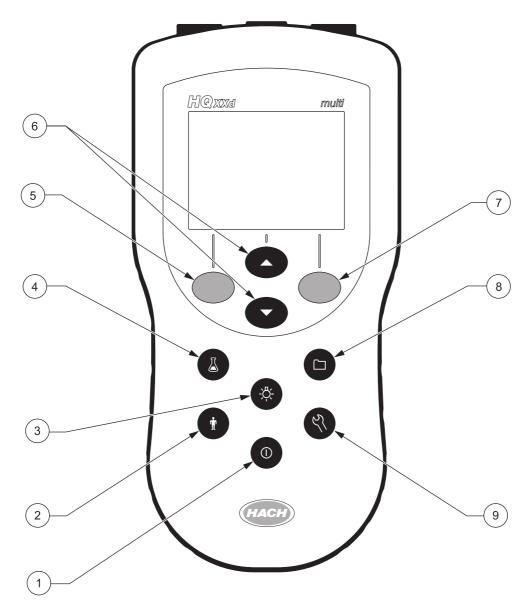


Abbildung 7 Beschreibung des Tastenfelds der HQ Serie

1	BETRIEB EIN/AUS	6	OBEN und UNTEN Pfeiltasten: Funktion abhängig von Anzeige auf dem Display
2	ANWENDER-ID	7	GRÜN/RECHTS Pfeiltaste: Funktion abhängig von Anzeige auf dem Display
3	DISPLAYBELEUCHTUNG	8	DATENPROTOKOLL
4	PROBEN-ID	9	GERÄTEOPTIONEN UND PARAMETERMETHODEN.
5	BLAU/LINKS Pfeiltaste: Funktion abhängig von Anzeige auf dem Display		

4.2.2 Display-Beschreibung

4.2.2.1 Ergebnisanzeige bei Anschluss einer Elektrode

Das Gerät zeigt Konzentration, Einheiten, Temperatur, Kalibrierstatus, Anwender-ID, Proben-ID, Datum und Uhrzeit an. Siehe Abbildung 8.

Das HQ40d kann bei zwei angeschlossenen Elektroden beide Ergebnisse bzw. Parameter gleichzeitig darstellen. Siehe Abschnitt 4.2.2.2.

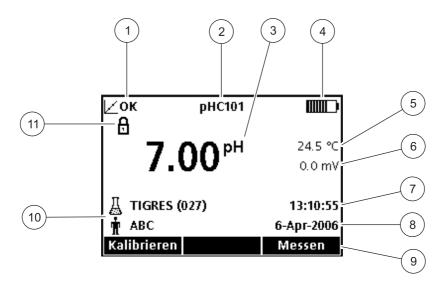


Abbildung 8 Ergebnisanzeige einer Elektrode

1	Kalibrierungsanzeige	7	Uhrzeit
2	IntelliCAL™ Elektrodentyp	8	Datum
3	Messeinheit Ergebnis	9	Menügesteuerte Funktionen (Benutzung über GRÜN/RECHTS Taste, OBEN und UNTEN Taste und BLAU/LINKS Taste)
4	Ladezustand der Batterien	10	Identifizierung von Probe und Anwender
5	Temperatur der Probe	11	Symbol Stabilitäts- oder Displaysperre
6	Zusätzliche Einheiten		

4.2.2.2 Ergebnisanzeige bei zwei angeschlossenen Elektroden (nur HQ40d)

Sind zwei Messelektroden an das HQ40d angeschlossen, kann das Display sowohl die Messdaten beider Elektroden als auch von nur einer der Elektroden anzeigen.

Bei Anschluss von zwei Elektroden kann zwischen zwei Anzeigemodi gewechselt werden: Anzeige der Daten von nur einer Elektrode und der Anzeige der Daten von beiden Elektroden. Durch Betätigung der Pfeiltasten wird von einem Modus in den anderen umgeschaltet. Im zweifachen Anzeige-Modus kann mit der Pfeiltaste OBEN die linke Elektrode angezeigt und mit der Pfeiltaste UNTEN die rechte Elektrode ausgewählt werden.

Beenden

4.3 Sprache auswählen

Geräteoptionen

Zugangskontrolle

Displayoptionen

Ton

Uhrzeit/Datum

Temperatureinheit: °C

Sprache: Deutsch

\Pi

Auswählen

Sprache auswählen oder ändern:

1. Taste GERÄTEOPTIONEN drücken.

andere Funktionen verwendet werden können.

2. Pfeiltasten drücken, bis **Sprache** ausgewählt ist. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.

Das Gerät unterstützt mehrere Sprachen. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, müssen Sie eine Sprache wählen, bevor

Sprache

○ Dansk
○ Deutsch
○ Nederlands
○ Italiano
○ English
○ Português (Brasil)
○ Suomi
○ Español
○ Français
○ Svenska

Abbrechen

◆ OK

3. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache auswählen. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK.

4.4 Datum und Uhrzeit einstellen

ACHTUNG

VOR DEM ANSCHLUSS DER ELEKTRODE: Bevor die Elektrode zum ersten Mal verwendet wird, müssen Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt werden. Sind Datum und Uhrzeit nach der Elektrodeninstallation nicht korrekt eingestellt, erhält die Elektrode einen falschen Zeitstempel, der während der gesamten Lebensdauer der Elektrode beibehalten wird.

Uhrzeit- und Datumsanzeige ändern:

- **1.** Taste **GERÄTEOPTIONEN** drücken.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Uhrzeit aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.





3. Das Gerät ist standardmäßig auf das 24-Stunden-Format eingestellt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Uhrzeit einstellen, Uhrzeit-Format, Datum einstellen oder Datums-Format aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



UHRZEIT EINSTELLEN

Mit den Pfeiltasten die Uhrzeit ändern. Mit der Taste **GRÜN/RECHTS** eine Position weiterrücken.

Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS**, bis OK den rechten Pfeil im Funktionsmenü ersetzt. Wählen Sie OK um die Eingabe zu beenden. Alle Zeitangaben werden im 24-Stunden-Format vorgenommen.




UHRZEIT-FORMAT

Mit den Pfeiltasten **OBEN** und **UNTEN** zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format wechseln. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK.



DATUM EINSTELLEN

Standardmäßig ist das Datumsformat Tag-Monat-Jahr eingestellt. Mit den Pfeiltasten das Datum ändern. Mit der Taste **GRÜN/RECHTS** eine Position weiterrücken. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS**, bis OK den rechten Pfeil im Funktionsmenü ersetzt. Wählen Sie OK um die Eingabe zu beenden.

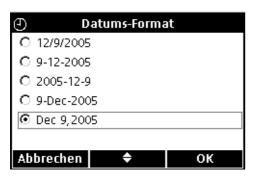

DATUMS-FORMAT

Mit den Pfeiltasten das Datumsformat auswählen. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK.



Wichtiger Hinweis: Die in diesem Handbuch abgebildeten Display-Menüs dienen lediglich zu Illustrationszwecken und können von den Display-Menüs Ihres Geräts abweichen.

5.1 Einstellen der Proben- und Anwender-Identifikation



Mit der Taste **PROBEN-ID** können Messergebnisse einer spezifischen Probenentnahmestelle zugeordnet werden. Die Proben-ID wird in der unteren linken Ecke des Displays angezeigt und alle gespeicherten Daten werden diese ID beinhalten. Wenn keine Proben-ID eingegeben wird, zeigt das Gerät eine freie "Proben-ID".



Mit der Taste **ANWENDER-ID** können Messergebnisse einem Anwender zugewiesen werden. Die Anwender-ID wird in der unteren linken Ecke des Displays angezeigt und alle gespeicherten Daten werden diese ID beinhalten. Wenn keine Anwender-ID eingegeben wird, zeigt das Gerät eine freie "Anwender-ID".

5.1.1 Proben-ID


Anmerkung: Die Proben- und Anwender-ID können über eine optionale Tastatur eingegeben werden (nur HQ40d).

5.1.1.1 Erstellen einer neuen Proben-ID



So wird eine neue Proben-ID eingegeben:


- 1. Taste PROBEN-ID betätigen.
- Pfeiltasten OBEN und UNTEN betätigen, bis Neue Proben-ID erstellen hervorgehoben dargestellt wird. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

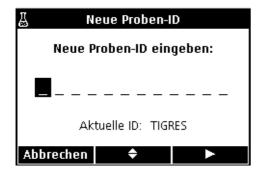

- Mit den Pfeiltasten durch Buchstaben und Ziffern scrollen. Um einen Buchstaben oder eine Ziffer einzugeben, Taste GRÜN/RECHTS drücken. Die Eingabemarke rückt eine Position weiter.
- 4. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Buchstaben oder Ziffern hinzuzufügen, bis der Namen vollständig ist. Um eine Leerstelle einzufügen, scrollen Sie zu der Leerstelle zwischen A und 9 mittels der Pfeiltasten OBEN und UNTEN und drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS. Um einen Buchstaben oder eine Ziffer zu ersetzen, drücken Sie auf die Taste BLAU/LINKS und geben den Buchstaben oder die Ziffer noch einmal ein.
- **5.** Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS**, bis OK den rechten Pfeil im Funktionsmenü ersetzt. Wählen Sie OK um die Eingabe zu beenden.

5.1.1.2 Auswahl einer Proben-ID



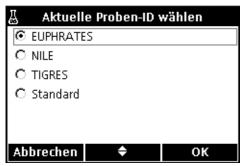

So kann eine andere Proben-ID ausgewählt werden:

- 1. Taste PROBEN-ID betätigen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Aktuelle ID aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

3. Pfeiltasten betätigen, um die korrekte Proben-ID zu wählen. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK.





Löschen

Eine bestehende Proben-ID löschen:

- 1. Taste PROBEN-ID betätigen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Proben-ID löschen aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

Anmerkung: Die Proben-ID Standard kann nicht gelöscht werden.

 Mit den Pfeiltasten die zu löschende Proben-ID auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Löschen.

Abbrechen


5.1.2 Anwender-ID

5.1.2.1 Erstellen einer neuen Anwender-ID



Eine neue Anwender-ID einrichten:

- 1. Taste ANWENDER-ID betätigen.
- Pfeiltasten OBEN und UNTEN betätigen, bis Neue Anwender-ID erstellen hervorgehoben dargestellt wird. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

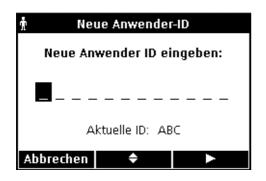

- Mit den Pfeiltasten durch Buchstaben und Ziffern scrollen. Um einen Buchstaben oder eine Ziffer einzugeben, Taste GRÜN/RECHTS drücken. Die Eingabemarke rückt eine Position weiter.
- 4. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Buchstaben oder Ziffern hinzuzufügen, bis der Namen vollständig ist. Um eine Leerstelle einzufügen, scrollen Sie zu der Leerstelle zwischen A und 9 mittels der Pfeiltasten OBEN und UNTEN und drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS. Um einen Buchstaben oder eine Ziffer zu ersetzen, drücken Sie auf die Taste BLAU/LINKS und geben den Buchstaben oder die Ziffer noch einmal ein.
- **5.** Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS**, bis OK den rechten Pfeil im Funktionsmenü ersetzt. Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK drücken.

5.1.2.2 Auswahl der Anwender-ID



Eine bestehende Anwender-ID auswählen:

- 1. Taste ANWENDER-ID betätigen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Aktuelle ID aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



 Die Pfeiltasten betätigen, um die korrekte Anwender-ID zu wählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von AUSWÄHLEN.

5.1.2.3 Löschen einer Anwender-ID





Eine bestehende Anwender-ID löschen:

1. Taste ANWENDER-ID betätigen.

Anmerkung: Die Anwender-ID Standard kann nicht gelöscht werden.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Anwender-ID löschen aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



3. Mit den Pfeiltasten die zu löschende Anwender-ID auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Löschen.

Anmerkung: Wenn die aktuelle Anwender-ID gelöscht wird, wird die Standard-Anwender-ID zur aktuellen Anwender-ID.

5.2 Datenprotokoll verwenden

5.2.1 Datenspeicherung



Die tragbaren Geräte der HQ Serie können bis zu 500 Probenmessungen, Kalibrierungen und Kontrollstandard-Messungen speichern.

Die Messdaten werden automatisch gespeichert, wenn in den Geräteoptionen als Modus entweder Manuelle Messung oder Intervallmessung ausgewählt ist. Im Messmodus Kontinuierliche Messung werden die Daten erst bei Betätigung der Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Speichern gespeichert.


5.2.2 Messdaten anzeigen



Die Messdaten werden chronologisch gespeichert. Es wird die aktuelle Zählnummer der Datenpunkte dargestellt (z.B. Datenpunkt 250 von 500). Gehen Sie folgendermaßen vor, um Daten aufzurufen:

- 1. Taste MESSDATEN betätigen.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Messdaten anzeigen aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 3. Im Display erscheinen zuerst die zuletzt gespeicherten Mess-, Kalibrier- und Kontrollstandarddaten. Mit den Pfeiltasten OBEN und UNTEN durch die gespeicherten Datensätze scrollen.



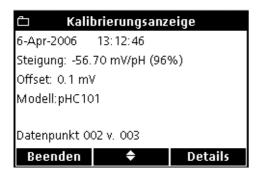



5.2.3 Elektrodendaten anzeigen



DATENANZEIGE

Das Mess- oder Ableseprotokoll zeigt die zuletzt gespeicherten Messwerte mit dazugehöriger Uhrzeit, Datum, Anwender- und Proben-ID. Eine Warnmeldung erscheint, wenn ein Fehler in Zusammenhang mit der Messung auftritt, wie z.B. Grenzwertüberschreitung oder abgelaufene Kalibrierung.

Der erste Bildschirm zeigt Informationen zur Messung.

Betätigen Sie die Taste **GRÜN/RECHTS**, um die Kalibrier-Details der Messung abzurufen. Drücken Sie die Pfeiltasten unterhalb von Details. Scrollen Sie (wenn nötig) mit den Pfeiltasten **OBEN** und **UNTEN** zu den gewünschten Informationen bezüglich der Messung.

KALIBRIERUNGSANZEIGE

Der Modus Kalibrierungsanzeige zeigt die zuletzt gespeicherten Kalibrierungsdatensätze. Eine eventuelle Fehlermeldung ist den übrigen Kalibrierdaten vorangestellt. Falls bei einer Kalibrierung mehrere Fehler diagnostiziert wurden, erscheinen diese in der Detailanzeige.

Der erste Bildschirm informiert über die Kalibrierung.

Betätigen Sie die Taste **GRÜN/RECHTS**, um die Details der Kalibrierung abzurufen. Drücken Sie die Pfeiltasten unterhalb von Details. Scrollen Sie (wenn nötig) mit den Pfeiltasten **OBEN** und **UNTEN** zu den gewünschten Informationen bezüglich der Messung.

ANZEIGE KONTROLLSTANDARD

Der Modus Anzeige Kontrollstandard zeigt die zuletzt gespeicherten Kontrollstandard-Datensätze.

Der erste Bildschirm zeigt die Werte des Kontrollstandards.

Betätigen Sie die Taste **GRÜN/RECHTS**, um die Kalibrier-Details der Messung abzurufen. Drücken Sie die Pfeiltasten unterhalb von Details. Scrollen Sie (wenn nötig) mit den Pfeiltasten **OBEN** und **UNTEN** zu den gewünschten Informationen bezüglich der Messung.

Anmerkung: Eine Elektrode muss an das Gerät angeschlossen sein, um die Funktion 'Elektrodendaten Anzeigen' nutzen zu können.

- 1. Die Taste MESSDATEN am Messgerät betätigen.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Elektrodendaten anzeigen aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



3. Bei einer angeschlossenen Elektrode, fahren Sie bitte mit Schritt 4 vor. Wenn zwei Elektroden angeschlossen sind (nur HQ40d), werden die angeschlossenen Elektroden angezeigt. Mit den Pfeiltasten die entsprechende Elektrode markieren. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



4. Mit den Pfeiltasten eine der Elektrodendaten-Optionen auswählen. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.

5.2.4 Löschen von Daten

Datensätze werden automatisch gelöscht, sobald das Datenprotokoll voll ist. Dabei werden werden die ältesten Daten nach dem Prinzip "first in, first out" zuerst überschrieben.

Die Löschung von Daten kann vorgenommen werden, wenn entweder die Zugangskontrolle deaktiviert ist oder nachdem ein gültiges Passwort eingegeben wurde.

- 1. Taste MESSDATEN betätigen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Messdaten löschen aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



3. Im Display erscheint "Alle Daten löschen?". Die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK drücken, um alle gespeicherten Daten zu löschen.




5.3 Daten senden (nur HQ40d)

Anmerkung: Falls Verzögerungen während der Datenübertragung auftreten, kann die Neuformatierung des Flash Memory Sticks oder des Computers mit dem Format FAT 16 oder 32 Abhilfe schaffen.

Datensätze können an einen Flash Memory Stick oder einen Drucker über den USB-Anschluss des HQ40d USB-DC-Adapters gesendet werden. Zu diesem Zweck muss das Gerät nach dem Anschluss an einen AC-Netzadapter eingeschaltet werden.

5.3.1 Datenübertragung an Drucker oder Flash Memory Stick

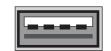

USB - Peripheral



- **1.** HQ40d über den USB/Netzadapter an eine Steckdose anschließen und einschalten.
- Druckerkabel oder Flash Memory Stick an den USB-Anschluss des USB/DC-Netzadapters anschließen (weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.5 auf Seite 18).
- 3. Drücken Sie am HQ40d die Taste MESSDATEN.
- **4.** Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **Messdaten** senden aus. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.



5. Im Display erscheint "Sendet Daten…", um anzuzeigen, dass die Daten auf einem Flash Memory Stick gespeichert oder an einen Drucker gesendet werden. Alle Messdaten, Kalibrierdaten und Kontrollstandard-Messwerte werden mit der Detailgenauigkeit ausgedruckt, die unter Bericht-Optionen ausgewählt ist.

Wichtiger Hinweis: Das HQ40d lässt sich unmittelbar an einen USB-kompatiblen Drucker mit einer Druckbreite von 72 Zeichen anschließen.

Anmerkung: Außer den Daten werden sämtliche durch den Anwender erstellten Methoden auf den Flash Memory Stick kopiert. Wenn der Flash Memory Stick an ein anderes Gerät angeschlossen wird, werden diese Methoden auf das neue Gerät übertragen (siehe 5.6 Archivierung und Austausch von Methoden (nur HQ40d) auf Seite 43).

Anmerkung: Der Flash Memory Stick und das Druckerkabel dürfen nicht entfernt werden, während im Display die Meldung "Sendet Daten" angezeigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät blockiert.

5.3.1.1 Berichtsoptionen auswählen

Das Datenprotokoll kann in drei verschiedenen Detailstufen ausgedruckt werden: Basisbericht, Detaillierter Bericht oder Gesamtbericht (Abschnitt 5.4). Die Berichtsoption, die auf dem Datenprotokoll-Display angezeigt wird, entspricht der aktuell ausgewählten Detailstufe.



So kann eine andere Berichtsoption ausgewählt werden:

- 1. Taste MESSDATEN betätigen.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **Berichtsoptionen** aus. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.



3. Mit den Pfeiltasten den gewünschten Berichtstyp auswählen. Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK drücken.

5.3.1.2 Kalibrierdaten drucken

Die Kalibrierdaten werden zusammen mit dem Datenprotokoll ausgedruckt, können jedoch auch mit den in der Elektrode gespeicherten Daten ausgegeben werden. Ausgedruckte Kalibrierungsberichte sind in Abschnitt 5.5 auf Seite 41 dargestellt.

So werden in der Elektrode gespeicherte Kalibrierdaten ausgedruckt:

- 1. Taste MESSDATEN betätigen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Elektrodendaten anzeigen aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

Anmerkung: Eine Elektrode muss an das Gerät angeschlossen sein, um die Funktion 'Elektrodendaten Anzeigen' nutzen zu können.





3. Bei einer angeschlossenen Elektrode, fahren Sie bitte mit Schritt 4. fort. Wenn zwei Elektroden angeschlossen sind (nur HQ40d), werden die angeschlossenen Elektroden angezeigt. Mit den Pfeiltasten OBEN und UNTEN die gewünschte Elektrode markieren. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.





- 4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten Aktuelle Kalibrierung senden oder Kalibrier-Übersicht senden aus.
 - Aktuelle Kalibrierung senden: Sendet die zuletzt vorgenommene Kalibrierung.
 - Kalibrier-Übersicht senden: Sendet alle in der Elektrode gespeicherten Kalibrierdaten.

Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.

5. Im Display erscheint nun "Sendet Daten" um anzuzeigen, dass die Datenübertragung an den Drucker begonnen hat.

Wichtiger Hinweis: Solange "Sendet Daten" angezeigt wird, darf das Druckerkabel nicht entfernt werden. Eine Unterbrechung der Datenverbindung kann zum "Einfrieren" des Geräts führen.

5.3.2 Daten an einen PC übertragen



USB - Host

- ☐ Messdaten

 Messdaten anzeigen

 Messdaten löschen

 Messdaten senden

 Elektrodendaten anzeigen

 Berichtsoptionen: Gesamtbericht

 Beenden ♦ Auswählen
- □ Messdaten senden
 Sendet Daten...

- 1. Installieren Sie die mitgelieferte HQ40d PC Anwendungssoftware auf dem PC.
- **2.** HQ40d mittels USB/DC-Netzadapter an eine Steckdose anschließen und einschalten.
- 3. Schließen Sie ein USB-Kabel (Kat.-Nr. 59240-00) an den USB-Anschluss des USB/DC-Netzadapters sowie an den Computer an.
- **4.** Starten Sie die HQ40d Anwendungssoftware auf dem PC. Klicken Sie auf das grüne Dreieck in der Menüleiste, um die Verbindung herzustellen.
- 5. Drücken Sie am HQ40d die Taste MESSDATEN.
- **6.** Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **Messdaten** senden aus. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.
- 7. Im Display erscheint die Meldung "Sendet Daten". Die Datensätze werden nun im Fenster der PC-Anwendung angezeigt. Die Datei wird im CSV-Format (Messwerte durch Kommata getrennt) gespeichert.

Anmerkung: Weitergehende Informationen zum Umgang mit CSV-Dateien entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Verarbeitung von Daten" auf der CD des HQ40d.

5.4 Anzeigen der Messberichte (nur HQ40d)

Wenn das Datenprotokoll an einen Drucker gesendet wird (Abschnitt 5.3.1 auf Seite 33), enthält der ausgedruckte Bericht alle gespeicherten Probendaten, Kontrollstandard-Daten und Kalibrierdaten.

Anmerkung: Fehlermeldungen werden im Anschluss an jeden Bericht entsprechend der gewählten Berichtsoptionen (Basisbericht, erweiterter Bericht oder Gesamtbericht) gedruckt.

5.4.1 Berichtsnamen

Die erste Zeile jedes Berichts enthält den Berichtsnamen, welcher der Datenprotokoll-Datei zugeordnet ist. Abbildung 9 zeigt das Beispiel eines Berichtsnamen auf einem ausgedruckten Berichts.

-05 JOSEPH L



Abbildung 9 Berichtsname

1	Seriennummer	3	Datum und Uhrzeit (24 Std.) (JJMMTThhmm)
2	Bericht-Kennzeichnung	4	Dateityp-Endung

5.4.2 Probenmesswerte

Die ausgegebene Datenmenge für jede Probenmessung variiert entsprechend der ausgewählten Berichtsoption (Basisbericht, Detaillierter Bericht, Gesamtbericht).

5.4.2.1 Basisberichte

Ein Basisbericht gibt eine einzige Datenzeile pro Probenmessung aus. Abbildung 10 zeigt die verfügbaren Daten dieses Berichtstyps.



Abbildung 10 Probendaten in einem Basisbericht

1	Messtyp (RD = Reading)	6	Messeinheiten
2	Parametertyp (pH, LDO, CDC etc.)	7	Proben-ID: definiert durch den Anwender, "PROBEN-ID" wenn undefiniert
3	Zeit (hh:mm:ss im 24-Stunden-Format)	8	Proben-ID-Zähler
4	Datum (TT-MM-JJ oder durch den Anwender definiertes Format)	9	Anwender-ID: definiert durch den Anwender, "" wenn undefiniert
5	Messwert		

5.4.2.2 Detaillierte Berichte

Ein detaillierter Bericht enthält zwei Datenzeilen pro Messung. Die erste Zeile entspricht der Datenzeile des Basisberichts. Die zweite Zeile bietet zusätzliche Angaben wie in Abbildung 11 dargestellt.

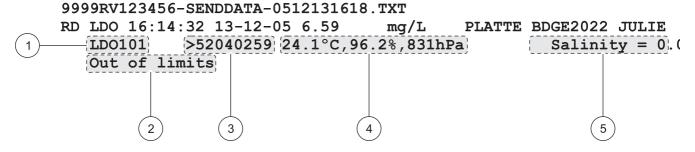


Abbildung 11 Probendaten in einem Detaillierten Bericht

- 1 Bezeichnung des Elektrodentyps
- 2 Fehlermeldung (wenn zutreffend)
- 3 Seriennummer der Elektrode mit vorangestelltem "<" oder ">", um bei Dualmessungen auf den jeweiligen Kanal hinzuweisen.
- 4 Zusätzliche Einheiten: zeigt alle weiteren verwendeten Einheiten an. Variiert je nach gemessenem Parameter.
- Methoden-Einstellungen: Gibt die wichtigste Methoden-Einstellung der jeweiligen Messung an. Variiert je nach gemessenem Parameter sowie der Konfiguration der spezifischen Methode.

5.4.2.3 Gesamtberichte

Ein Gesamtbericht enthält drei Datenzeilen pro Messung. Die ersten beiden Zeilen entsprechen den Datenzeilen des Detaillierten Berichts. Die dritte Zeile bietet zusätzliche Angaben wie in Abbildung 12 dargestellt.

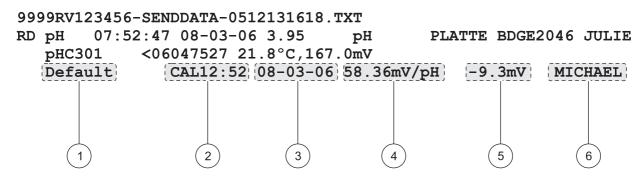


Abbildung 12 Probendaten in einem Gesamtbericht

- 1 Methodenname: der durch den Anwender bestimmte Methodenname für die jeweilige Messung.
- 2 Kalibrierungszeit: Uhrzeit der letzten Kalibrierung mit vorangestelltem "CAL" im 24-Stunden-Format (hh:mm).
- 3 Kalibrierungsdatum: Datum der letzten Kalibrierung (TT-MM-JJ oder durch den Anwender definiertes Format)
- 4 Steilheit der Kalibrierung
- 5 Abweichung: Variiert je nach gemessenem Parameter sowie der Konfiguration der spezifischen Methode, kann leer sein.
- **6** Verwendete Anwender-ID bei Kalibrierung: ID des Anwenders, der die letzte Kalibrierung vorgenommen hat. "- - " falls undefiniert.

5.4.3 Kalibrierungswerte

Der Ausdruck des Datenprotokolls enthält zwei Zeilen mit Kalibrierdaten (Abbildung 13). Die ausgegebene Datenmenge ist bei allen drei Berichtsmodellen gleich.

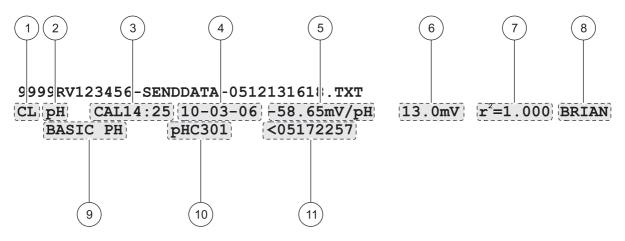


Abbildung 13 Kalibrierdaten-Bericht

- 1 Messtyp (CL = Calibration)
- 2 Parametertyp (pH, LDO, CDC etc.)
- 3 Kalibrierungszeit: mit vorangestelltem "CAL" im 24-Stunden-Format (hh:mm).
- 4 Kalibrierungsdatum (TT-MM-JJ oder durch den Anwender definiertes Format)
- 5 Steilheit der Kalibrierung
- 6 Abweichung: Variiert je nach gemessenem Parameter sowie der Konfiguration der spezifischen Methode, kann leer sein.
- 7 r²: Variiert je nach gemessenem Parameter sowie der Konfiguration der spezifischen Methode, kann leer sein.
- 8 Verwendete Anwender-ID bei Kalibrierung: ID des Anwenders, der die Kalibrierung vorgenommen hat. "- -" wenn undefiniert.
- 9 Methodenname: der durch den Anwender bestimmte Methodenname für die jeweilige Messung.
- 10 Bezeichnung des Elektrodentyps
- 11 Seriennummer der Elektrode mit vorangestelltem "<" oder ">", um bei Dualmessungen auf den jeweiligen Kanal hinzuweisen

5.4.4 Kontrollstandard-Messwerte

Kontrollstandard-Messwerte werden im Datenprotokoll-Ausdruck als eine Datenzeile ausgegeben (Abbildung 14). Die Datenmenge der Kontrollstandard-Messwerte ist bei allen drei Berichtsmodellen gleich.

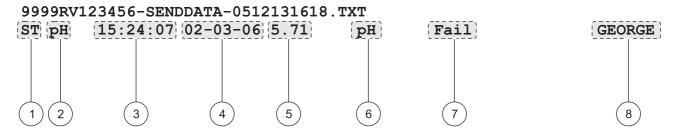


Abbildung 14 Kontrollstandard-Bericht

- 1 Messtyp (ST = Check Standard)
- 2 Parametertyp (pH, LDO, CDC etc.)
- 3 Kontrollstandard-Zeit (hh:mm:ss im 24-Stunden-Format)
- 4 Kontrollstandard-Datum (TT-MM-JJ oder durch den Anwender definiertes Format)
- 5 Messwert
- 6 Messeinheiten
- 7 Kontrollstandard bestanden/verfehlt Gibt an, ob die Akzeptanzkriterien des Kontrollstandards eingehalten oder verfehlt wurden.
- **8** Kontrollstandard-Anwender-ID: ID des Anwenders, der die Messung des Kontrollstandards vorgenommen hat. "- - " wenn undefiniert.

5.5 Anzeige der Kalibrierungsberichte (nur HQ40d)

Es kann sowohl ein Bericht mit den aktuellen Kalbrierdaten erstellt werden als auch der Kalibrierungsverlauf wie in Abschnitt 5.3.1.2 auf Seite 34 beschrieben.

5.5.1 Bericht über aktuelle Kalibrierung

Ein Bericht über die aktuelle Kalibrierung enthält zwei Datenzeilen. Abbildung 15 zeigt die in diesem Berichtsmodell verfügbaren Daten.

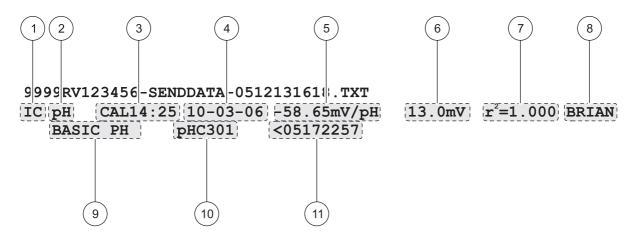


Abbildung 15 Bericht über die aktuelle Kalibrierung

- 1 Berichtsmodell (IC = Current Calibration)
- 2 Parametertyp (pH, LDO, CDC etc.)
- 3 Kalibrierungszeit: mit vorangestelltem "CAL" im 24-Stunden-Format (hh:mm).
- 4 Kalibrierungsdatum (TT-MM-JJ oder durch den Anwender definiertes Format)
- 5 Steilheit der Kalibrierung
- 6 Abweichung: Variiert je nach gemessenem Parameter sowie der Konfiguration der spezifischen Methode, kann leer sein.
- 7 r²: Variiert je nach gemessenem Parameter sowie der Konfiguration der spezifischen Methode, kann leer sein.
- **8** Verwendete Anwender-ID bei Kalibrierung: ID des Anwenders, der die Kalibrierung vorgenommen hat. "- -" wenn undefiniert.
- 9 Methodenname: der durch den Anwender bestimmte Methodenname für die jeweilige Messung.
- 10 Bezeichnung des Elektrodentyps
- 11 Seriennummer der Elektrode mit vorangestelltem "<" oder ">", um bei Dualmessungen auf den jeweiligen Kanal hinzuweisen.

5.5.2 Kalibrierungsverlauf-Berichte

Ein Bericht über den Kalibrierungsverlauf enthält zwei Datenzeilen pro Kalibrierung. Abbildung 16 zeigt die in diesem Berichtsmodell verfügbaren Daten.

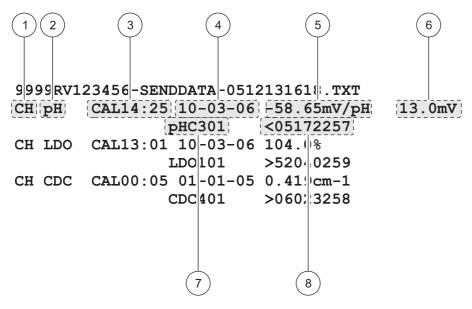


Abbildung 16 Kalibrierungsverlauf-Bericht

- 1 Berichtsmodell (CH = Calibration History)
- 2 Parametertyp (pH, LDO, CDC etc.)
- 3 Kalibrierungszeit: mit vorangestelltem "CAL" im 24-Stunden-Format (hh:mm).
- 4 Kalibrierungsdatum (TT-MM-JJ oder durch den Anwender definiertes Format)
- 5 Steilheit der Kalibrierung
- 6 Abweichung: Variiert je nach gemessenem Parameter sowie der Konfiguration der spezifischen Methode, kann leer sein.
- 7 Bezeichnung des Elektrodentyps
- 8 Seriennummer der Elektrode mit vorangestelltem "<" oder ">", um bei Dualmessungen auf den jeweiligen Kanal hinzuweisen.

5.6 Archivierung und Austausch von Methoden (nur HQ40d)

Neben der Erfassung von Echtzeit-Daten und der Übertragung von gespeicherten Daten besteht die Möglichkeit, durch den Anwender erstellte Methoden auf einem USB-Flash-Memory-Stick abzuspeichern. Diese Methoden können dann auf einem PC archiviert oder auf ein anderes Gerät der HQd-Modellreihe übertragen werden.

Sobald ein Flash-Memory-Stick an das Gerät angeschlossen ist, wird auf dem Memory-Stick ein Anwender-Ordner erzeugt, in dem alle auf dem Gerät vorhandenen, anwenderspezifischen Methoden archiviert werden.

Wird dieser Memory Stick später an ein anderes Gerät angeschlossen, werden alle Methoden im Anwender-Ordner auf dieses Gerät übertragen. Zusätzlich werden alle durch den Anwender erstellten Methoden, die auf diesem Gerät gespeichert sind, auf den Memory Stick heruntergeladen.

Diese Methodennamen erscheinen im Anwender-Ordner mit vorangestelltem Parametertyp und Unterstrich (z.B. LDO_, Cond_, pH_) sowie der Dateiendung .NGM. In der Methodenbibliothek des Geräts wird jedoch nur der METHODENNAME angezeigt.

Besitzt eine bereits im Gerät vorhandene Methode denselben Namen wie eine Methode auf dem Memory Stick, wird die Methode im Gerät überschrieben. Wenn beispielsweise auf dem USB-Flash-Memory-Stick eine Datei "LDO_SOUR TEST.NGM" existiert, wird diese Datei eine LDO-Methode mit demselben Methodennamen (SOUR TEST) auf einem anderen Gerät überschreiben.

Ist ein Memory Stick an einen PC angeschlossen, kann der Anwender jede beliebige Methode löschen, deren Namen ändern oder den gesamten Anwender-Ordner auf dem Memory Stick löschen. Bei der Änderung der Methodennamen müssen das Präfix (z.B. LDO_) und die Dateiendung (.NGM) erhalten bleiben. Der METHODENNAME darf bis zu 12 Zeichen lang sein. Zulässige Zeichen sind A bis Z, 0 bis 9 und ein oder mehrere Leerzeichen.

Wird ein Memory Stick an ein Gerät angeschlossen, werden sämtliche durch den Anwender erstellten Methoden vom Gerät auf den Memory Stick heruntergeladen. Der Anwender-Ordner wird bei jedem Anschluss des Memory Sticks neu erzeugt. Wenn kein Anwender-Ordner existiert, wird ein neuer Anwender-Ordner erstellt. Das Gerät lädt keine Methoden vom Memory Stick, wenn kein Anwender-Ordner vorhanden ist oder dieser keine Dateien enthält.


Abschnitt 6 pH-Betrieb und Methoden

6.1 Kalibrierung der pH-Elektrode

Anmerkung: Die pH-Elektrode wird mit einer pH-Pufferlösung kalibriert. Die minimal benötigte Anzahl und die Werte der pH-Pufferlösungen sind im Menü Kalibrieroptionen spezifiziert. Maximal drei Puffer können aus den "farbkodierten" und "DIN" Puffersets eingeben werden. Maximal vier Puffer können aus dem IUPAC Puffer Set eingegeben werden.

Anmerkung: Bei Verwendung des HQ40d mit zwei angeschlossenen Messelektroden muss sich das Display im Einzelanzeige-Modus befinden.

1. Die Taste BLAU/LINKS unterhalb von Kalibrieren betätigen.

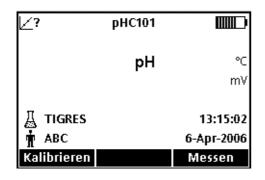






- 2. Das Display zeigt nun die Werte der zu messenden Puffer an. Diese Werte werden im Menü Optionen für die Kalibrierung eingegeben. Elektrode abspülen und in die erste Pufferlösung eintauchen. Die Elektrode erkennt automatisch entsprechenden Wert eines gewählten Puffers, deshalb ist es nicht nötig, die entsprechenden Puffer in einer festgelegten Reihenfolge zu bestimmen. Dennoch ist es empfehlenswert, mit dem niedrigsten pH-Puffer zu beginnen, um möglichst genau zu arbeiten.
- Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Messen drücken. Das Instrument erkennt automatisch, welcher der Puffer gerade gemessen wird.

Sobald sich das Messergebnis stabilisiert hat, wird das Display den aktuell gemessenen Puffer hervorheben und den temperaturkorrigierten pH-Wert anzeigen. Die Temperaturkorrektur wird automatisch vorgenommen: Der angezeigte pH-Wert entspricht dem echten pH-Wert des Puffers bei der gemessenen Temperatur.


- **4.** Elektrode abspülen und in die nächste Pufferlösung eintauchen.
- 5. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Messen drücken.
- **6.** Wiederholen Sie dieses Verfahren, bis die angegebene Mindestzahl von Kalibrierpunkten der pH-Methode erreicht werden kann.



7. Wenn die minimale Zahl von Pufferdaten gesammelt wurde, erscheint 'Fertig' oberhalb der Pfeiltaste OBEN. Setzen Sie die Kalibrierung mit den methodenspezifischen Pufferlösungen fort (bis zur angegebenen Höchstzahl der Methode), bis alle Puffer verwendet worden sind, oder betätigen Sie die Pfeiltaste OBEN, um die Kalibrierungsübersicht anzuzeigen.

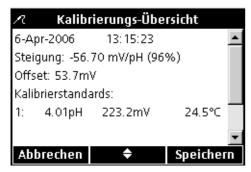


8. Eine Kalibrierungsübersicht erscheint im Display. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Speichern drücken, um die Kalibrierung zu übernehmen und in den Messmodus zurückzukehren. Die Kalibrierung wird im Datenspeicher gespeichert. Beim Modell HQ40d werden die Kalibrierungsparameter ebenfalls an einen PC/Drucker/Flash Memory Stick gesendet, falls angeschlossen.

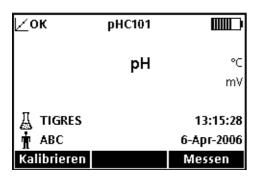

9. Nach erfolgreicher Kalibrierung erscheint nun OK in der oberen linken Ecke des Displays. Ein Fragezeichen erscheint, wenn die Kalibrierung abgelaufen ist oder die Messung eines Kontrollstandards nicht erfolgreich war oder noch aussteht.

6.1.1 Fehler bei der Kalibrierung


6.1.1.1 Standard nicht erkannt

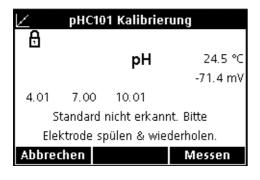

Wenn das mV-Messergebnis des Puffers außerhalb der Grenzwerte für die automatische Erkennung liegt, zeigt das Display "Standard nicht erkannt" an. Falls dies auftritt, gehen Sie folgendermaßen vor:

- **1.** Elektrode spülen und in eine frische der Methode entsprechende Pufferlösung eintauchen.
- 2. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Messen drücken. Sollte der Puffer auch dann noch nicht durch das Gerät erkannt werden, ist zu überprüfen, ob die verwendeten Puffer tatsächlich für die jeweilige Methode bestimmt sind. Falls dies der Fall ist, lesen Sie bitte die Hinweise zu Reinigung und Fehlersuche in den Bedienungshinweisen für die Elektrode.

6.1.1.2 Steigungsfehler

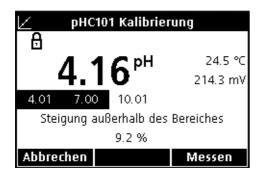

Wenn bei der Kalibrierung die Steilheit nicht den Akzeptanzkriterien entspricht, erscheint im Display "Steigung außerhalb des Bereichs". Falls dies auftritt, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Frische, der Methode entsprechende, Pufferlösungen bereitstellen. Elektrode spülen und Kalibrierung wiederholen.
- 2. Sollte das Gerät erneut einen Steigungsfehler melden, vergewissern Sie sich, dass die verwendeten Puffer tatsächlich für die jeweilige Methode bestimmt sind. Wenn dies der Fall ist, liegt möglicherweise ein Problem mit der Messelektrode vor.

6.2 Eine pH-Messung durchführen

Wenn eine vollständige Rückverfolgung erforderlich ist, stellen Sie die Proben-ID und Anwender-ID vor der Messung ein.

Anmerkung: Die Standardeinstellung für den Messmodus ist "Manuelle Messung". Falls Sie einen anderen Modus benötigen, ändern Sie den Messmodus (siehe Abschnitt 9.5 auf Seite 92).

- 1. pH-Elektrode in Probe eintauchen.
- 2. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Messen drücken.
- 3. Im Display erscheint unter anderem der Text "Stabilisiert…" sowie ein Balken, der sich entsprechend dem Stabilisierungsvorgang der Elektrode in der Probe von von 0 bis 100 % füllt. Stabilität wird mittels eines festgelegten Wechsels in der Signal/Zeit-Gleichung bestimmt. Dabei wird das Schloss-Symbol angezeigt und der Messwert automatisch gespeichert.
- 4. Für eine weitere Messung, wiederholen Sie diesen Vorgang.



6.3 Kontrollstandards manuell oder automatisch messen

Die Option 'Kontrollstandard messen' verifiziert die Messgenauigkeit durch Messen einer Pufferlösung mit bekanntem pH und dem anschließenden Vergleich des gemessenen Wertes mit dem theoretischen Wert. Nachdem die Elektrode in die Lösung eingesetzt und die Messung ausgelöst worden ist, zeigt das Display an, ob das Ergebnis des Kontrollstandard den festgelegten Kriterien entsprochen hat. Die Kriterien hierfür werden vom Anwender festgelegt.

Ein Kontrollstandard kann jederzeit oder in festgelegten Intervallen über das Menü Geräteoptionen gemessen werden. Die Einstellung der Akzeptanzkriterien erfolgt ebenfalls über das Menü Geräteoptionen.

Anmerkung: Zu diesem Zweck muss die Zugangskontrolle deaktiviert oder ein gültiges Passwort eingegeben worden sein.

Bei eingeschalteter Erinnerungsfunktion für Kontrollstandards, wird automatisch die Aufforderung zur Messung der Kontrollstandards im Display angezeigt. Der Kontrollstandard kann entweder sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt gemessen werden (Dies ist eine anwenderspezifische Option, siehe Parametermethoden in Abschnitt 6.4 auf Seite 50).

So wird der Kontrollstandard gemessen:

- Die als Kontrollstandard bestimmte pH-Pufferlösung bereitstellen. Die zu verwendende Pufferlösung wird im Display angezeigt.
- 2. Elektrode in die Pufferlösung eintauchen.
- 3. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Messen drücken.



Prüfstandard

Linke Elektrode in Standard einsetzen. Dann MESSEN drücken.

7.00

Abbrechen

pН

m۷

Messen

4. Das Display zeigt den Messwert des Kontrollstandards sowie "Prüfstandard OK" oder "Prüfstandard nicht OK". Wenn "Prüfstandard OK" angezeigt wird, wurden die definierten Kriterien erfüllt, und die Messung wurde als genau verifiziert. Um mit den Probenmessungen fortzufahren, bitte die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Fertig drücken.



5. Wenn die Anzeige "Prüfstandard nicht OK" angezeigt wird, liegt der Messwert außerhalb der festgelegten Kriterien.

Wenn die Akzeptanzkriterien auf "Kalibr. ungültig wenn nicht OK: Ja" eingestellt sind, zeigt das Gerät das Symbol KALIBRIEREN? an, bis es erneut kalibriert wurde. Die Taste BLAU/LINKS unterhalb von Kalibrieren drücken, und die entsprechende Schritte für eine Kalibrierung durchführen.

6.3.1 Zurückstellen der Messung eines Kontrollstandards



Eine Messung des Kontrollstandards (nach Ablauf des festgelegten Zeitraums) kann auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Diese Option wird im Menü Kalibrier-Erinnerung eingestellt, so dass ein Supervisor diese Funktion kontrollieren kann. Es wird ein Passwort benötigt, um diese Einstellung zu ändern. Die Messung eines Kontrollstandards auf einen späteren Zeitpunkt verlegen:

1. Die Pfeiltaste **OBEN** unterhalb von Zurückstellen betätigen.



- 2. Mit den Pfeiltasten auswählen, wann die nächste Erinnerung angezeigt werden soll.
- **3.** Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK drücken. Der Erinnerungshinweis für die Messung des Kontrollstandards wird nach Ablauf der ausgewählten Zeit angezeigt.

6.4 Einstellungen der pH-Methode



Das Menü der pH-Optionen kann über die Tasten **GERÄTEOPTIONEN/ PARAMETER (Z.B. PHC101) METHODE** aufgerufen werden, wenn entweder die Zugangskontrolle deaktiviert ist oder wenn ein gültiges Passwort eingegeben wurde. Eine pH-Elektrode muss an das Gerät angeschlossen sein, um die pH-Methoden zu bearbeiten. Die Methodenauswahl ist nicht eingeschränkt.

Tabelle 1 zeigt die Menü-Optionen für eine pH-Methode. Bei der Verwendung der Standardmethode ist keine Änderung dieser Optionen erforderlich. Die Untermenüs der Option 'Aktuelle Methode ändern' und Standardeinstellungen werden im Einzelnen in Abschnitt 6.5 auf Seite 50 beschrieben.

Die Geräte der HQ-Serie verfügen über eine Standardmethode für die Bestimmung des pH mit Einstellungen für Messung, Kalibrierung, Kontrollstandards und Einheiten. Die Standardeinstellungen können nicht geändert werden.

Verwenden Sie die Funktion 'Aktuelle Methode speichern unter', um die ausgewählte Methode unter einem neuen Namen zu speichern. Die Geräteeinstellungen für die neue Methode können nun geändert werden.

Anmerkung: Um von der Standardmethode abweichende Optionen zu verwenden, muss zunächst eine neue Methode erstellt, dann geändert werden, wie in Abschnitt 6.5.1 auf Seite 51 beschrieben.

HAUPTMENÜ pH

Aktuelle Methode

Akt. Methode speichern unter

Aktuelle Methode ändern

Aktuelle Methode ändern

Messoptionen

Kalibrieroptionen einstellen

Optionen für Messung von Kontrollstandards

Einheiten

Methode löschen

Methode auswählen

Tabelle 1 Menüübersicht pH-Methoden

6.5 Übersicht 'Aktuelle Methode ändern' für pH

OPTION pH-METHODE		VERFÜGBARE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	STANDARD- EINSTELLUNG
	Messoptionen		
		0,1 Schnell	
	Auflösung	0,01 Schnell	
		0,01 Mittel	0,01 Mittel
		0,01 Langsam	
		0,001 Langsam	
	Messgrenzen		Unterer Grenzwert:
		Unterer Grenzwert: 0,00-14,00 pH	0,00 pH
		Oberer Grenzwert 0,00-14,00 pH	Oberer Grenzwert: 14,00 pH

6.5 Übersicht 'Aktuelle Methode ändern' für pH (Fortsetzung)


OPTION pH-METHODE	VERFÜGBARE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	STANDARD- EINSTELLUNG	
Kalibrieroptionen			
	Farbkodierung 4, 7, 10		
Puffer	IUPAC 1.679, 4.005, 7.000, 10.012	Farbkodierung 4, 7, 10	
	DIN 1.09, 4.65, 9.23		
	Erinnerung: Ein oder Aus	Erinnerung: Aus	
Kalibrier-Erinnerung	Wiederholung: 30 Min, 2 Std, 4 Std, 8 Std, 2 T, 5 T, 7 T	Wiederholung: 8 Std	
einstellen	Abgelaufen nach: Sofort, Erinnerung + 30 Min., + 1 Std., + 2 Std., Messung fortsetzen	Abgelaufen nach: +30 Min.	
Min. Anzahl Kalibrierpunkte	1, 2 oder 3 Kalibrierpunkte	1 Kalibrierpunkt	
StdAkzeptanzkriterien	Grenzwert: 0 bis ± 10%	±5%	
Kontrollstandard-Optionen			
Kontrollstandard	0-14 pH	7 pH Puffer	
	Erinnerung: Ein oder Aus	Erinnerung: Aus	
Kontrollstandard- Erinnerung	Wiederholung: Aus, 0,5 Std., 2 Std., 4 Std., 8 Std., 12 Std., 24 Std.	Wiederholung: 4 Std	
Lillinerang	Zurückstellen erlauben: Ja oder Nein	Zurückstellen: Ja	
Ctd Akzantonzkritarian	Grenzwert: ±1 bis ± 10 %	±5%	
StdAkzeptanzkriterien	Kalibr. ungültig wenn nicht OK: Ja oder Nein	Nein	
Einheiten	pH oder mV	pH	

6.5.1 Modifizieren einer pH-Methode




Man kann eine neue pH-Methode eingeben, wenn entweder die Zugangskontrolle deaktiviert ist oder wenn ein gültiges Passwort eingegeben wurde.

- 1. Taste OPTIONEN drücken.
- Drücken Sie auf die Pfeiltasten bis pHC101 Methode hervorgehoben dargestellt wird. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

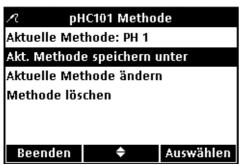

3. Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Aktuelle Methode speichern unter hervorgehoben wird. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

Anmerkung: Die Standardmethode lässt sich weder ändern noch löschen, kann aber unter einem anderen Namen (Aktuelle Methode speichern als) abgespeichert und anschließend geändert werden.

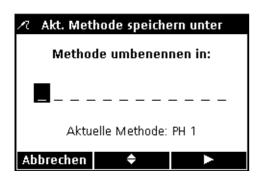

- 4. Mit den Pfeiltasten durch Buchstaben und Ziffern scrollen. Um einen Buchstaben oder eine Zahl auszuwählen, Taste GRÜN/RECHTS drücken. Die Eingabemarke rückt eine Position weiter.
- 5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Buchstaben oder Ziffern hinzuzufügen, bis der Namen vollständig ist. Um eine Leerstelle einzufügen, scrollen Sie zu dem Leerzeichen (zwischen A und 9) mittels der Pfeiltaste OBEN und UNTEN und drücken Sie die GRÜN/RECHTS Taste. Um einen Buchstaben oder eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die BLAU/LINKS Taste und geben den Buchstaben oder die Ziffer noch einmal ein.
- 6. Auf die Taste GRÜN/RECHTS drücken, bis OK den rechten Pfeil im Funktionsbalken ersetzt. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK drücken. Alternativ kann die als Zubehör erhältliche Tastatur verwendet werden (nur HQ40d).

6.5.2 Die pH-Messoptionen ändern



Wählen Sie Messoptionen, um die angezeigte Auflösung oder den oberen und unteren pH-Grenzwert zu ändern.

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Messoptionen im Menü 'Aktuelle Methode ändern' aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



So bearbeiten Sie die Auflösung

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Messoptionen im Menü 'Aktuelle Methode ändern' aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Auflösung im Display an und drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



3. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Auflösung und Ansprechgeschwindigkeit auswählen. Die genauesten Messungen werden mit der Einstellung "Langsam" erzielt. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK drücken.



So werden der obere und untere pH-Grenzwert bearbeitet

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **Messoptionen** im Menü 'Aktuelle Methode ändern' aus. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.



2. Mit den Pfeiltasten **Messgrenzen** auswählen. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.



 Mit den Pfeiltasten Unterer Grenzwert oder Oberer Grenzwert auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



4. Unteren Grenzwert einstellen: Mit den Pfeiltasten den Grenzwert ändern. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe mit Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK bestätigen.



5. Oberen Grenzwert einstellen: Mit den Pfeiltasten den Grenzwert ändern. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe mit Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK bestätigen.

6.5.3 Ändern der pH-Kalibrieroptionen



Wählen Sie das Menü **KALIBRIEROPTIONEN EINSTELLEN**, um das eingestellte Pufferset für die Kalibrierung, die Kalibrier-Erinnerung, die Mindestzahl von Kalibrierpunkten und die Steilheits-Akzeptanzkriterien zu ändern.


Um die aktuellen Einstellungen zu ändern, drücken Sie auf die Pfeiltasten bis im Menü "Aktuelle Methode ändern" die Anzeige **Kalibrieroptionen einstellen** hervorgehoben wird. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.

Das Menü 'Kalibrieroptionen' wird angezeigt. Folgende Einstellungen zur Kalibrierung von Puffersets können vorgenommen werden: Puffer Spezifikationen, Kalibrier-Erinnerung, Anzahl Kalibrierpunkte und Grenzwert Steigung.



Puffersets auf automatische Erkennung einstellen.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **Puffer**. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.

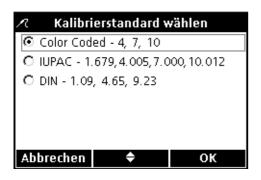

 Mit den Pfeiltasten das gewünschte Pufferset für die Kalibrierung einstellen. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK drücken. Das Gerät wird nun diese Puffer automatisch erkennen.




Kalibrier-Erinnerung einstellen

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Kalibriererinnerung einstellen aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



So wird die Erinnerungsfunktion ein- oder ausgeschaltet:

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Erinnerung: EIN. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

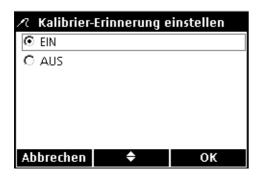

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige EIN oder AUS. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK drücken.


∠ Kalibrier-Erinnerung einstellen			
Erinnerung: EIN			
Wiederholung: 8 h			
Abgelaufen:: Erinnerung + 30 min.			
Beenden	+	Auswählen	

Einstellung des Zeitintervalls der Kalibrier-Erinnerung:

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **Wiederholung** aus. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.




5. Mit den Pfeiltasten das gewünschte Zeitintervall auswählen. Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK drücken.

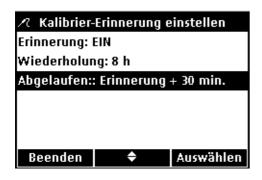

Einstellung der Gültigkeitsdauer der Kalibrierung:

6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Abgelaufen nach aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

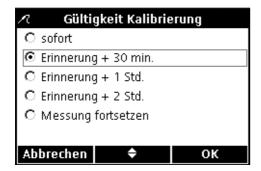

 Mit den Pfeiltasten einstellen, nach welcher Zeit die Gültigkeit der Kalibrierung verfällt. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK drücken.

Anmerkung: Das Gerät kann nach Ablauf der Kalibrierung nicht zur Probemessung benutzt werden, bis Messung Fortsetzen aktiviert wird.



Kalibrierpunkte einstellen

Das Gerät kann so eingestellt werden, dass eine bestimmte Anzahl an Kalibrierpunkten eingegeben werden muss, bevor die Kalibrierung abgeschlossen werden kann. So wird die Mindestanzahl Kalibrierpunkte eingestellt:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Anzahl Kalibrierpunkte aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

 Mit den Pfeiltasten die gewünschte Mindestanzahl der Kalibrierpunkte einstellen. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK drücken.





Einstellen Grenzwert Steilheit der Kalibrierung

Das Gerät kann eine Kalibrierpunktsteilheit feststellen, die außerhalb der eingestellten Toleranz liegt. Je enger die Grenzen, desto genauer ist eine erfolgreiche Kalibrierung.

So wird die Toleranz für den Steilheitswert der Kalibrierung eingestellt:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Grenzwert Steilheit aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 2. Mit den Pfeiltasten einen akzeptablen Steilheits-Grenzwert eingeben. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe mit Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK bestätigen.

Das Gerät wird eine Kalibrierung ablehnen, falls der Steilheitswert außerhalb der festgelegten Toleranz liegt.

6.5.4 Modifizieren der pH-Kontrollstandard-Optionen



Sie können die als Standard eingegeben Werte für Puffer, die Erinnerungsfunktion und die Akzeptanzkriterien in dem Menü Kontrollstandard-Optionen ändern.

Modifizieren der Standardeinstellungen für den Kontrollstandard-Puffer

Modifizieren eines Puffers, der für den Kontrollstandard genutzt wird und dessen Werte bekannt sind


- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Kontrollstandard-Optionen aus (nicht abgebildet).
- 2. Um den Puffer eines bekannten Wertes einzustellen, der für den Kontrollstandard verwendet wurden, wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Kontrollstandard. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 3. Mit den Pfeiltasten einen Wert für die als Kontrollstandard zu verwendende Pufferlösung eingeben. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe mit Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK bestätigen.









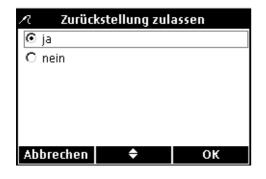

Einstellen der Optionen für die Funktion Kontrollstandard-Erinnerung

Um die Kontrollstandard-Erinnerung ein- oder auszuschalten, die Frequenz der Kontrollstandard-Erinnerung und die Rückstelloptionen einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

So werden die Einstellungen für die Kontrollstandard-Erinnerung geändert:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten Kontrollstandard-Erinnerung aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- Zum Ein- oder Ausschalten der Kontrollstandard-Erinnerung drücken Sie die Pfeiltasten bis zur Darstellung Erinnerung. Tippen Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.


3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **EIN** oder **AUS**. Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK drücken.

- 4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Wiederholen aus, um die erneute Kontrollstandard-Erinnerung einzustellen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Erinnerungsfrequenz aus. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK drücken.
- **6.** Um die Option 'Zurückstellung zulassen' zu bearbeiten, mit den Pfeiltasten **Zurückstellung zulassen** auszuwählen. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.
- Mit den Pfeiltasten Ja oder Nein auswählen. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK drücken.



Bearbeiten der Akzeptanzkriterien für Kontrollstandards

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Std.-Akzeptanzkriterien aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

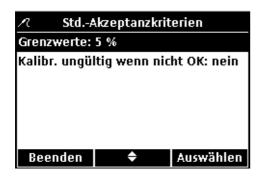

Im folgenden werden die Vorgehensweise zum Bearbeiten der Akzeptanzkriterien für Kontrollstandards beschrieben und die erneute Kalibrierung vor weiteren Messungen bei ungültigem Kontrollstandard.


 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Grenzwerte aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



2. Mit den Pfeiltasten einen Prozentbereich für die Genauigkeit eingeben, die der Kontrollstandard einhalten muss. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe mit Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK bestätigen.



3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Kalibr. ungültig wenn nicht OK aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

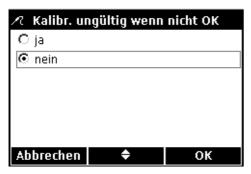


4. Mit den Pfeiltasten **Ja** oder **Nein** auswählen. Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK drücken.

Die Einstellung Ja bewirkt, dass das Instrument neu kalibriert werden muss, wenn der Kontrollstandard einen Messwert außerhalb des Toleranzbereichs ergeben hat. In diesem Fall können keine weiteren Messungen vorgenommen werden, bis das Gerät erfolgreich kalibriert worden ist.

Die Einstellung Nein bewirkt, dass das Instrument weiterhin für Probenmessungen verwendet werden kann.

6.5.5 Die pH-Messeinheiten ändern



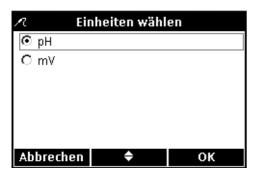

Das Gerät zeigt im Messbetrieb sowohl pH- als auch mV-Werte an.

So kann die vorrangige Einheit geändert werden:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Einheiten aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 2. Mit den Pfeiltasten **pH** oder **mV** auswählen. Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK drücken.

Abschnitt 7 Leitfähigkeitsbetrieb und Methoden

7.1 Kalibrierung der Leitfähigkeitselektrode

Die Kalibrierung einer Leitfähigkeitselektrode bestimmt die lineare Zellkonstante der Elektrode. Um die Leitfähigkeitselektrode zu kalibrieren, muss man eine für diesen Zweck bestimmte Standardlösung verwenden. Die Standardlösung für Leitfähigkeitsmessungen kann man im Menü Kontrollstandard-Optionen festlegen (siehe Abschnitt 7.4 auf Seite 64).

1. Taste **BLAU/LINKS** unterhalb von Kalibrieren drücken.

Anmerkung: Bei Verwendung des HQ40d mit zwei angeschlossenen Messelektroden muss sich das Display im Modus der Einzelanzeige befinden.



CDC401 Kalibrierung

μS/cm
°C

NaCl, 1000μS/cm - 25°C

Elektrode spülen, in Std. einsetzen

und Taste MESSEN drücken.

Abbrechen

Messen





2. Das Display zeigt die erforderliche Leitfähigkeits-Standardlösung an. Die Elektrode abspülen und in die Standardlösung eintauchen.

Anmerkung: Alle Leitfähigkeitskalibrierungen werden auf der Grundlage von Leitfähigkeitseinheiten (µS/cm, mS/cm) vorgenommen, unabhängig davon, ob Leitfähigkeit, Spezifischer Widerstand oder Gesamtfeststoffgehalt (TDS) gemessen wird.

- Die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Messen drücken. Das Gerät berechnet die Zellkonstante nach dem gewählten Kalibrierungsstandard.
- Sobald sich die Messung stabilisiert hat, wird im Display der temperaturkorrigierte Leitfähigkeitsmesswert der Standardlösung angezeigt.
- **5.** Die Pfeiltaste **OBEN** unterhalb von Fertig drücken.

6. Eine Übersicht der Kalibrierungsparameter erscheint im Display. Die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK drücken, um die Kalibrierung zu übernehmen und in den Messmodus zurückzukehren. Die Kalibrierung wird im Datenspeicher des Geräts gespeichert. Beim Modell HQ40d werden die Kalibrierungsdaten ebenfalls an einen PC/Drucker/Flash Memory Stick gesendet, sofern diese angeschlossen sind.



7. Nach erfolgreicher Kalibrierung erscheint nun OK in der oberen linken Ecke des Displays. Ein Fragezeichen wird angezeigt, wenn z.B. die Kalibrierung abgelaufen ist oder die Messung eines Kontrollstandards nicht erfolgreich war oder verschoben wurde.

7.2 Messen von Leitfähigkeit, Salinität, spezifischem Widerstand oder TDS

Um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, vor dem Messen der Proben Anwender-ID und Proben-ID eingeben. Überprüfen Sie die im Display angezeigten Anwender-ID und Proben-ID Daten. Um diese zu aktualisieren drücken Sie die Tasten ANWENDER-ID bzw. PROBEN-ID.

Anmerkung: Die Standardeinstellung für den Messmodus ist "Manuelle Messung". Falls Sie einen anderen Modus benötigen, ändern Sie den Messmodus (siehe Abschnitt 9.5 auf Seite 92).

- 1. Leitfähigkeitselektrode in Probe eintauchen.
- 2. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Messen drücken.
- 3. Im Display erscheint unter anderem der Text "Stabilisiert…" sowie ein Balken, der sich entsprechend dem Stabilisierungsvorgang der Elektrode in der Probe von von 0 bis 100 % füllt. Dabei wird das Schloss-Symbol angezeigt und der Messwert automatisch gespeichert.
- Das Display zeigt ein Beispiel für eine Leitfähigkeitsmessung, dargestellt in Leitfähigkeitseinheiten. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Messungen. Siehe Abbildung 17 auf Seite 62, Abbildung 18 und Abbildung 19 auf Seite 63.

Anmerkung: Wenn eine Leitfähigkeitselektrode an das Gerät angeschlossen ist, können die Messergebnisse in Salinitäts-, oder TDS-Einheiten sowie in Einheiten des Spezifischen Widerstands angezeigt werden. Zur Änderung der Messeinheiten, Standardmethode unter neuem Namen speichern und gewünschte Einheit in der neuen Methode auswählen.





Abbildung 17 Beispiel für eine Leitfähigkeitsmessung, angezeigt in Salinitätseinheiten

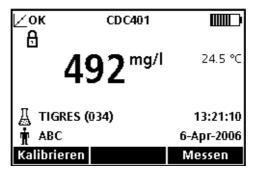


Abbildung 18 Beispiel für eine Leitfähigkeitsmessung, angezeigt in TDS-Einheiten

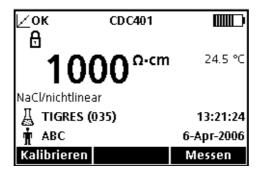


Abbildung 19 Beispiel für eine Leitfähigkeitsmessung, angezeigt in Einheiten des spezifischen Widerstands

7.3 Kontrollstandards manuell oder automatisch messen

Bei eingeschalteter Erinnerungsfunktion erscheint im Display automatisch die Anzeige für die Analyse von Kontrollstandards. Der Kontrollstandard kann entweder sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt gemessen werden (dies ist eine anwenderspezifische Option).

So wird der Kontrollstandard gemessen:

- Die für die Leitfähigkeitsmessung bestimmte Standardlösung bereitstellen. Die zu verwendende Lösung wird im Display angezeigt.
- 2. Elektrode in die Standardlösung für Leitfähigkeitsmessungen eintauchen.
- 3. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Messen drücken.



- Prüfstandard ok

 Standard: NaCl, 1000µS/cm

 1000 µS/cm 24.5 °C

 Prüfstandard ok

 920µ <-----|---> 1080µ 13:21:46

 Wert im Grenzbereich 6-Apr-2006

 Fertig
- **4.** Das Display zeigt den Messwert des Kontrollstandards und entweder "Prüfstandard OK" oder "Prüfstandard nicht ok".
- **5.** Wenn "Prüfstandard OK" angezeigt wird, wird die Messung als exakt bestätigt. Um mit den Probenmessungen fortzufahren, bitte die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Fertig drücken.



- **6.** Wenn "Prüfstandard nicht ok" angezeigt wird, liegt der Messwert außerhalb der festgelegten Kriterien.
- 7. Wenn die Akzeptanzkriterien keine verfehlten Standardmessungen zulassen, werden alle Resultate mit dem Symbol KALIBRIERUNG? angezeigt und mit einer Markierung gespeichert, die auf die fragwürdige Kalibrierung hinweist. Die Taste BLAU/LINKS unterhalb von Kalibrieren drücken, und die entsprechende Schritte für eine Kalibrierung durchführen.

7.3.0.1 Zurückstellen der Messung eines Kontrollstandards



Eine Messung des Kontrollstandards (nach Ablauf des festgelegten Zeitraums) kann auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Diese Option wird innerhalb der Methode eingestellt, so dass ein Supervisor diese Funktion kontrollieren kann. Es wird ein Passwort benötigt, um diese Einstellung zu ändern.

Die Messung eines Kontrollstandards auf einen späteren Zeitpunkt verlegen:

- 1. Die Pfeiltaste OBEN unterhalb von Zurückstellen betätigen.
- 2. Mit den Pfeiltasten auswählen, wann die nächste Erinnerung angezeigt werden soll.
- Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK. Die Kontrollstandards-Erinnerung wird nach Ablauf der ausgewählten Zeit angezeigt.

7.4 Einstellungen der Leitfähigkeits-Methode



Das Menü der Leitfähigkeits-Optionen kann aufgerufen werden über die Tasten GERÄTE OPTIONEN/PARAMETER (Z.B. CDC401) -METHODEN, wenn entweder die Zugangskontrolle deaktiviert ist oder nachdem ein gültiges Passwort eingegeben wurde. Eine Leitfähigkeitselektrode muss an das Gerät angeschlossen sein, um diese Optionen zu ändern.

Tabelle 2 zeigt die Menü-Optionen für die Leitfähigkeits-Methode. Bei derVerwendung der Standardmethode ist keine Änderung dieser Optionen erforderlich. Die Untermenüs der Option 'Aktuelle Methode ändern' und Standardeinstellungen werden im Einzelnen in Abschnitt 7.5 auf Seite 65 beschrieben.

Die Geräte der HQ-Serie verfügen über eine Standardmethode für die Bestimmung der Leitfähigkeit mit Einstellungen für Messung, Kalibrierung, Kontrollstandards und Einheiten. Die Standardeinstellungen können nicht geändert werden.

Die Standardmethode muss unter einem anderen Namen gespeichert werden und kann dann geändert werden. Benutzen Sie das Menü "Akt. Methode speichern unter" um die Geräteeinstellungen zu ändern und speichern Sie die gewählte Methode als neue Methode. Die Geräteeinstellungen für die neue Methode können nun geändert werden. Um Optionen zu verwenden, die von der Standardmethode abweichen, muss man

zunächst eine neue Methode erstellen, die dann modifiziert werden kann.

Tabelle 2 Menü-Übersicht Parameter-Methoden für Leitfähigkeit

HAUPTMENÜ LEITFÄHIGKEIT	UNTERMENÜ LEITFÄHIGKEIT
Aktuelle Methode	Methode auswählen
Akt. Methode speichern unter	Neuen Methodennamen eingeben
	Parameter
Aktuelle Methode ändern	Messoptionen
Aktuelle Metriode ariderri	Kalibrieroptionen einstellen
	Optionen für Messung von Kontrollstandards
Methode löschen	Methode auswählen

7.5 Menü-Übersicht 'Aktuelle Methode ändern' für die Option Leitfähigkeit

EITFÄHIGKEITS-OPTION	VERFÜGBARE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	STANDARD- EINSTELLUNG
Parameter	Leitfähigkeit Salinität TDS	Leitfähigkeit
	Spezifischer Widerstand	
Messoptionen		
Einheiten	Leitfähigkeit: Autom. Messbereich zwischen µS/cm und mS/cm, µS/cm fest oder mS/cm fest Salinität: ppt, g/kg, <ohne einheit=""> TDS: nur mg/L verfügbar Spez. Widerstand: nur Ohm·cm verfügbar</ohne>	Autom. Bereich (Leitfähigkeit) ppt (Salinität)
Messgrenzen (Leitfähigkeit, Salinität, TDS und spez. Widerstand)	Unterer Grenzwert: 0,01 μS/cm, 0 ppt, 0 mg/L, 5 Ohm-cm Oberer Grenzwert: 200.000 μS/cm, 40 ppt, 50.000 mg/L, 5 x 10 ⁷ Ohm-cm	Unterer Grenzwert: 0,01 µS/cm Oberer Grenzwert: 200.000 µS/cm
Temperaturkorrektur ¹	keine Linear (Leitfähigkeit 1,9%C) nichtlinear/NaCl Natürliches Wasser	Parameterbasierte Standards
Korrekturfaktor ^{1,2}	Eingabe des Faktors (verfügbar nur für Leitfähigkeit und Spez. Widerstand bei linearer Temperaturkorrektur)	1,90%/°C
Referenztemperatur ^{1,3}	20 °C 25 °C	25 °C
Kalibrieroptionen	,	

7.5 Menü-Übersicht 'Aktuelle Methode ändern' für die Option Leitfähigkeit

LEITFÄHIGKEITS-OPTION	VERFÜGBARE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	STANDARD- EINSTELLUNG
Kalibrierungsstandard	1 D, 111,3 mS/cm, 25 °C 0,1 D 12,85 mS/cm, 25 °C 0,01 D, 1,41 mS/cm, 25 °C 0,01 M, 12.880 μS/cm, 25 °C 0,01 M, 1413 μS/cm, 25 °C 0,01 M, 1443 μS/cm, 25 °C 0,001 M, 146,93 μS/cm, 25 °C NaCl, 18 mS/cm, 25 °C NaCl, 1000 μS/cm, 25 °C NaCl, 25 μS/cm, 25 °C NaCl, 25 μS/cm, 25 °C NaCl, 0,05%, 1015 μS/cm, 25 °C Meereswasser Anwenderspezifisch	
Kalibrier-Erinnerung einstellen	Erinnerung: Ein oder Aus Wiederholung: 30 Min, 2 Std, 4 Std, 8 Std, 2 T, 5 T, 7 T Abgelaufen nach: Sofort, Erinnerung + 30 Min., + 1 Std., + 2 Std., Messung fortsetzen	Erinnerung: Aus Wiederholung: 8 Std Abgelaufen nach: +30 Min.
Standardwert	(nur für Kalibrierstandards des Anwenders)	Durch Anwender wählbar
Bezugstemperatur	(nur für Kalibrierstandards des Anwenders)	Durch Anwender wählbar
Temperaturkorrektur	(nur für Kalibrierstandards des Anwenders)	Durch Anwender wählbar
Kontrollstandard-Optioner	1	•
Aktueller Standard	Eingabe des Werts	1413 μS/cm
Kontrollstandard- Erinnerung	Erinnerung: Ein oder Aus Wiederholung: Aus, 0,5 Std., 2 Std., 4 Std., 8 Std., 12 Std., 24 Std. Zurückstellen erlauben: Ja oder Nein	Erinnerung: Aus Wiederholung: 4 Std Zurückstellen: Nein
StdAkzeptanzkriterien	Grenzwert: ±1 bis ± 10% Referenztemperatur für Kontrollstandard Eingabe der Temperatur Kalibr. ungültig wenn nicht OK: Ja oder Nein	±5% 25 °C Aus


¹ Automatische Temperaturkorrektur für Salinität oder TDS.

7.5.1 Modifizieren einer Leitfähigkeitsmethode

Methoden zur Messung der Leitfähigkeit kann man bearbeiten, wenn entweder die Zugangskontrolle deaktiviert ist oder nachdem ein gültiges Passwort eingegeben wurde.

² Verfügbar nur für Leitfähigkeit und Spez. Widerstand mit linearer Temperaturkorrektur

³ Verfügbar nur für Leitfähigkeit und Spez. Widerstand bei nicht-linearer/NaCl-Temperaturkorrektur.

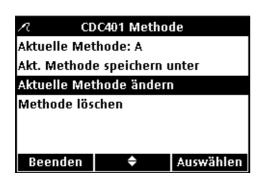

 Im Menü Leitfähigkeit Parameter Methode, die Pfeiltasten drücken, bis zur Anzeige von Aktuelle Methode ändern. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

Anmerkung: Die Standardmethode lässt sich weder ändern noch löschen, kann aber unter einem anderen Namen (Aktuelle Methode speichern als) abgespeichert und anschließend geändert werden.

7.5.2 Parametereinstellung modifizieren



Modifizierung des Menüpunkts Parameter, um folgende Einstellungen vorzunehmen: Leitfähigkeit, TDS, Salinität, oder Spez. Widerstand.

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Parameter im Menü Aktuelle Methode ändern aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



 Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Parameter aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.

7.5.3 Messoptionen Leitfähigkeit modifizieren

Nutzen Sie das Menü Messoptionen, um die Einheiten für die untere und obere Messgrenze der Leitfähigkeit, die Temperaturkorrektur für die Leitfähigkeit oder den Spez. Widerstand zu verändern.

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Messoptionen im Menü 'Aktuelle Methode ändern' aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

Die zur Verfügung stehenden Messoptionen variieren entsprechend der ausgewählten Parameter.







Ändern der Messeinheiten

Die Einheiten für Leitfähigkeit können fest oder "autoskalierend" sein. Die Einheiten für Salinität können ebenfalls geändert werden. Zu diesem Zweck wird wie folgt vorgegangen:

- 1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Ergebniseinheiten aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 2. Mit den Pfeiltasten die gewünschten Einheiten auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.



Ändern der Messgrenzen


Der obere und der untere Grenzwert können jeweils für Leitfähigkeit, Salinität, TDS und Spezifischem Widerstand eingestellt werden. Die Grenzwerte werden wie folgt geändert:

- 1. Mit den Pfeiltasten Messgrenzen auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 2. Mit den Pfeiltasten Unterer Grenzwert oder Oberer Grenzwert auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



- 3. Unteren Grenzwert einstellen: Mit den Pfeiltasten den Grenzwert ändern. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Taste GRÜN/RECHTS solange drücken, bis OK den rechten Pfeil im Funktionsbalken ersetzt. Wählen Sie OK, um die Eingabe zu beenden.
- Unteren Grenzwert einstellen Grenzwert in µS/cm eingeben: 0 0 0 0 0 0 . 0 1 μS/cm Bereich = $0.01 \mu S/cm - 400000.00 \mu S/cm$ OΚ



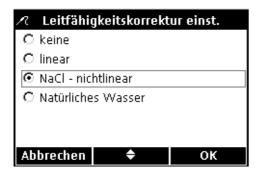





4. Oberen Grenzwert einstellen: Mit den Pfeiltasten den Grenzwert ändern. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Taste GRÜN/RECHTS solange drücken, bis OK den rechten Pfeil im Funktionsbalken ersetzt. Wählen Sie OK, um die Eingabe zu beenden.

Anmerkung: Oberer und unterer Grenzwert sind nur in Leitfähigkeitseinheiten verfügbar.

Temperaturkorrektur ändern

Temperaturkorrektur steht zur Verfügung für Leitfähigkeit oder Spez. Widerstand.

Ändern der Optionen zur Temperaturkorrektur:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Temp.-Korrektur aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 2. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Temperaturkorrektur auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS, bis OK den rechten Pfeil im Funktionsmenü ersetzt. Wählen Sie OK, um die Eingabe zu beenden.


Korrekturfaktor ändern

Wenn die lineare Temperaturkorrektur eingestellt ist, kann der Korrekturfaktor geändert werden.

Änderung des Korrekturfaktors:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Korrekturfaktor aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 2. Mit den Pfeiltasten den Korrekturfaktor ändern. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe mit Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK bestätigen.



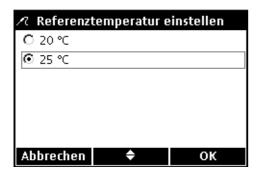

Referenztemperatur ändern

Wenn die Temperaturkorrektur linear oder nicht-linear/NaCl aktiv ist, kann die Referenztemperatur geändert werden.

Ändern der Bezugstemperatur:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Referenztemperatur aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 2. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Referenztemperatur auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS, bis OK den rechten Pfeil im Funktionsmenü ersetzt. Wählen Sie OK, um die Eingabe zu beenden.

7.5.4 Ändern der Leitfähigkeits-Kalibrieroptionen



Über den Menüpunkt Kalibrieroptionen wird der Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung oder die Kalibrier-Erinnerung geändert.

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Kalibrieroptionen aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



Ändern des Leitfähigkeitsstandards

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Aktueller Standard aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



 Mit den Pfeiltasten die gewünschte Standardlösung für die Kalibrierung auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.




Kalibrier-Erinnerung einstellen

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Kalibrieroptionen einstellen aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Erinnerung aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

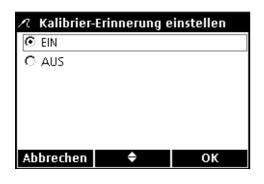

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **EIN** oder **AUS**. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK.



4. Um das Zeitintervall der Kalibrier-Erinnerung einzustellen, wählen Sie mit den Pfeiltasten **Wiederholen** aus. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.


Anmerkung: Die Einstellung des Zeitintervalls ist nur dann möglich, wenn die Kalibrier-Erinnerung aktiviert ist.



Mit den Pfeiltasten das gewünschte Zeitintervall auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.



6. Um den Ablauf der Kalibrier-Erinnerung zu bearbeiten, wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **Läuft ab** aus. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.

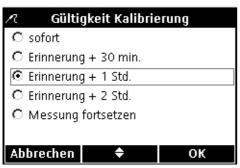

 Mit den Pfeiltasten einstellen, nach welcher Zeit die Gültigkeit der Kalibrierung verfällt. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.









Den Kalibrierstandard bearbeiten, der vom Anwender definiert wurde

Wenn **Anwenderspezifisch** als aktueller Standard für die Leitfähigkeit ausgewählt wurde, können Konzentration, Referenztemperatur und Temperaturkorrektur für den verwendeten Kalibrierstandard festgelegt werden.

Standardwert

Eingeben des Leitfähigkeitswerts für die anwenderspezifische Kalibrierungslösung:


- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Standardwert aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 2. Mit den Pfeiltasten den Wert des Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung ändern. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe mit Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK bestätigen.

Referenztemperatur

Eingeben der Referenztemperatur des anwenderspezifischen Kalibrierstandards:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Referenztemperatur aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 2. Mit den Pfeiltasten die Referenztemperatur für die Kalibrierung ändern. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe mit der GRÜN/RECHTS Taste unter OK bestätigen.



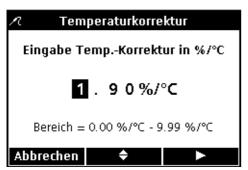

Temperaturkorrektur

Einstellen der Temperaturkorrektur für den anwenderspezifischen Kalibrierungsstandard:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Temp.korrektur (%/C) aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 2. Mit den Pfeiltasten den Korrekturfaktor ändern. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe mit Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK bestätigen.

7.5.5 Modifizieren der Leitfähigkeit-Prüfstandard-Optionen

Das Menü Prüfstandard-Optionen beinhaltet die veränderbaren Parameter: die als Kontrollstandard verwendete Standardlösung, die Erinnerungsfunktion und die Akzeptanzkriterien.




Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Prüfstandards-Optionen aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen. Das Menü Prüfstandard-Optionen erscheint mit den folgenden Abschnitten



Aktueller Standard

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Aktueller Standard aus. Tippen Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

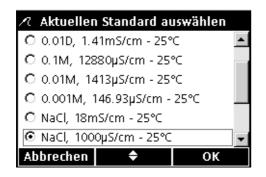

 Mit den Pfeiltasten den gewünschten aktuellen Standard auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.



Bearbeiten der Einstellungen der Prüfstandard-Erinnerungsfunktion


Gehen Sie wie folgt vor, um die Prüfstandard-Erinnerungsfunktion ein- oder auszuschalten, die Prüfstandard-Wiederholung einzustellen und den Prüfstandard zurückzustellen:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten Prüfstandard-Erinnerung aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- Prüfstandard-Erinnerung
 Erinnerung: AUS
 Wiederholung: 4 h
 Zurückstellung zulassen: ja


 Beenden

 Auswählen


2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **Erinnerung** aus. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.

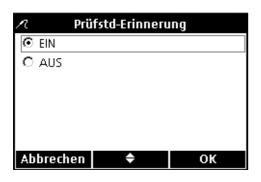


3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **EIN** oder **AUS**. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK.

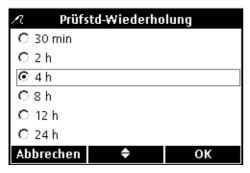

- 4. Einstellung des Zeitintervalls der Prüfstandard-Erinnerung: Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt Wiederholung aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- Mit den Pfeiltasten das gewünschte Zeitintervall auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.

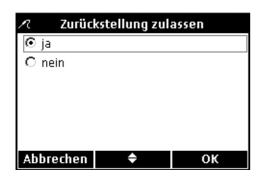

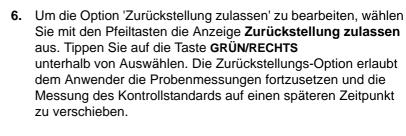


 Mit den Pfeiltasten Ja oder Nein auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.




Bearbeiten der Akzeptanzkriterien für Prüfstandards


 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Std.-Akzeptanzkriterien aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

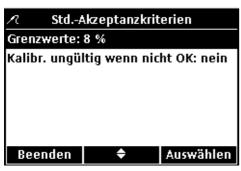

 Um den Grenzwert für die Akzeptanzkriterien zu bearbeiten, wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Grenzwerte aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

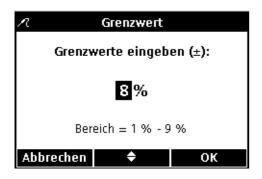

- 3. Mit den Pfeiltasten einen Prozentbereich eingeben, in dem der Prüfstandard liegen muss. Taste BLAU/LINKS betätigen, um eine Position nach links zu rücken. Taste GRÜN/RECHTS betätigen, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe mit Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK bestätigen.
- 4. Um das Ergebnis eines nicht akzeptierten Prüfstandards zu bearbeiten, wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Kalibr. ungültig wenn nicht OK aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

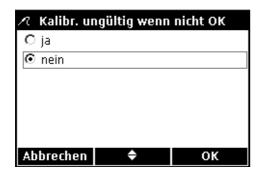

5. Mit den Pfeiltasten **Ja** oder **Nein** auswählen. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK.

Die Einstellung JA bewirkt, dass das Gerät neu kalibriert werden muss, wenn der Prüfstandard einen Messwert außerhalb des Toleranzbereichs ergeben hat. Erfolgt keine Kalibrierung des Geräts, wird jeder Messwert mit dem Symbol KALIBRIERUNG? angezeigt und zusammen mit einer Markierung abgespeichert, die auf die fragwürdige Kalibrierung hinweist.

Die Einstellung Nein bewirkt, dass das Instrument weiterhin für Probenmessungen verwendet werden kann.




Abschnitt 8 LDO-Betrieb und Methoden

8.1 Messung von gelöstem Sauerstoff

Falls eine vollständige Rückverfolgung erforderlich ist, stellen Sie die Proben-ID und Anwender ID vor der Messung ein.


Anmerkung: Die Standardeinstellung für den Messmodus ist "Manuelle Messung". Zur Änderung des Modus siehe Abschnitt 9.5 auf Seite 92.

Wichtiger Hinweis: Dreißig Tage vor Ablauf der Gültigkeit der Sensor Kappe wird im Display eine sogenannte Countdown Nachricht angezeigt. Diese wird bis zum Ablauf der dreißig Tage angezeigt (0 Tage) und die Sensor-Kappe ausgetauscht werden muss. Alle Messungen, die nach dem Ablaufdatum der Sensor-Kappe durchgeführt werden, erscheinen mit dem ? Kalibrierungs-Icon in der oberen linken Ecke des Displays.

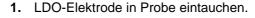

- 2. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Messen drücken.
- 3. Im Display erscheint unter anderem der Text "Stabilisiert..." sowie ein Balken, der sich entsprechend dem Stabilisierungsvorgang der Elektrode in der Probe von von 0 bis 100 % füllt. Sobald sich das Resultat stabilisiert hat, erscheint ein Schlosssymbol, und das Resultat wird automatisch gespeichert.
- **4.** Um eine weitere Messung durchzuführen, wiederholen Sie diesen Vorgang.

Im Display werden außerdem Temperatur und Druck angezeigt. Falls ein Salinitäts-Korrekturwert eingegeben wurde, wird die Korrektur zusätzlich angezeigt.

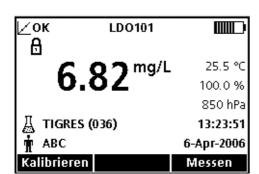

8.2 Kalibrierung der LDO-Elektrode

Wichtiger Hinweis: Die Werkskalibrierung ist die Standardeinstellung. Die Werkskalibrierungs-Koeffizienten sind im iButtor®*gespeichert. Jede LDO-Sensorkappe ist vorkalibriert. Ihre Leistung ist gebrauchsabhängig. Um eine optimale Leistung zu erzielen empfiehlt sich nach Installation eines neuen Sensors eine einmalige Kalibrierungsinitialisierung. Die Durchführung weiterer Kalibrierungen ist nicht zwingend erforderlich und liegt im Ermessen des Anwenders. Eine manuelle LDO-Kalibrierung erfordert das Erstellen und Modifizieren einer neuen Methode (siehe Abschnitt 8.4 auf Seite 82).

Die LDO-Kalibrierung kann manuell mit einem der beiden folgenden Standards vorgenommen werden:

- wassergesättigte Luft (empfohlen): Zu diesem Zweck kann eine Flasche mit schmalem Hals wie z.B. eine BSB-Flasche (Kat.-Nr. 621-00) verwendet werden. Eine kleine Menge (1 cm) Wasser in die Flasche geben, die Flasche verschließen und mehrere Minuten lang kräftig schütteln, dann die Elektrode in die Flasche einführen.
- Wasserprobe mit bekannter Konzentration gelösten Sauerstoffs: Die Konzentration muss entweder durch

^{*} iButton ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxim Integrated Products, Inc.

∠oκ

a


Winkler-Titration oder durch die Berechnung einer luftgesättigten Wasserprobe auf der Grundlage der vorhandenen Druck-, Temperatur- und Salinitätsbedingungen bestimmt werden.

Anmerkung: Ändern Sie die LDO-Methode entsprechend, um eine Wasserprobe als Standard zu benutzen.

Kalibrieren mit wassergesättigter Luft:

1. Die Taste BLAU/LINKS unterhalb von Kalibrieren betätigen.

Anmerkung: Bei Verwendung des HQ40d mit zwei angeschlossenen Messelektroden muss sich das Display im Modus der Einzelanzeige befinden

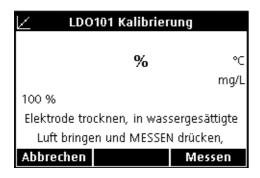

LDO101

6.82 mg/L

TIGRES (037)

Kalibrieren

25.5 °C

100.0 %

850 hPa


13:24:17 6-Apr-2006

Messen


- 2. Messelektrode abtrocknen und in der Kalibrierkammer positionieren.
- 3. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Messen drücken.



4. Wenn die Messung stabil ist, wird der Standardwert auf dem Display hervorgehoben und das Ergebnis der Messung wird angezeigt. Die Pfeiltaste OBEN unterhalb von Fertig drücken.

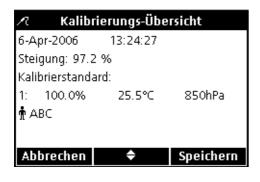


5. Eine Kalibrierungsübersicht erscheint im Display. Die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Speichern drücken, um die Kalibrierung zu übernehmen und in den Messmodus zurückzukehren. Die Kalibrierung ist nun gespeichert. Sofern angeschlossen werden beim Modell HQ40d die Kalibrierungsparameter außerdem an einen PC/Drucker/Flash Memory Stick gesendet.

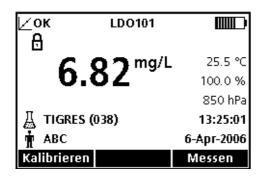

6. Nach erfolgreicher Kalibrierung wird OK in der oberen linken Ecke des Displays angezeigt. Ein Fragezeichen wird angezeigt, wenn z.B. die Kalibrierung abgelaufen ist oder die Messung eines Kontrollstandards nicht erfolgreich war oder verschoben wurde.

8.2.1 Kalibrierungsfehler – Steigung außerhalb des Bereichs

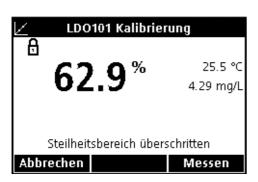

Wenn bei der Kalibrierung die Steilheit nicht den Akzeptanzkriterien entspricht, erscheint im Display "Steigung außerhalb des Bereichs". In diesem Fall die Elektrode für einige Minuten in wassergesättigter Luft ruhen lassen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dann Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Messen drücken.

8.3 Einstellungen der LDO-Methode



Das Menü zur Einstellung der LDO-Optionen kann über die Tasten **GERÄTE OPTIONEN/PARAMETER (Z.B. LDO101)-METHODEN** aufgerufen werden, wenn entweder die Zugangskontrolle deaktiviert ist oder wenn ein gültiges Passwort eingegeben wurde. Eine LDO-Elektrode muss an das Gerät angeschlossen sein, um diese Optionen zu verändern.

Tabelle 3 bietet einen Überblick des Software-Menüs für LDO-Optionen. Bei der Verwendung der Standardmethode ist keine Änderung dieser Optionen erforderlich. Die Untermenüs der Option 'Aktuelle Methode ändern' und Standardeinstellungen werden im Einzelnen in Abschnitt 8.4 auf Seite 82 beschrieben.

Die Instrumente der HQ-Serie verfügen über eine Standardmethode für die Bestimmung des gelösten Sauerstoffs mit Einstellungen für Messung, Kalibrierung und Einheiten. Die Standardeinstellungen können nicht geändert werden. Die Standardmethode zu ändern muss sie zunächst unter einem anderen Namen abgespeichert werden. Verwenden Sie die Funktion Aktuelle Methode speichern unter um die Methode als neue Methode zu speichern, die bearbeitet werden kann.

Um von der Standardmethode abweichende Optionen zu verwenden, muss zunächst eine neue Methode erstellt werden, die dann geändert werden kann.

Tabelle 3 Übersicht des Hauptmenüs LDO-Optionen

LDO-HAUPTMENÜ		LDO-UNTERMENÜ
	Aktuelle Methode	Methode auswählen
	Akt. Methode speichern unter	Neuen Methodennamen eingeben
•		Messoptionen
	Aktuelle Methode ändern	Einheiten wählen
		Kalibrierstandard
	Methode löschen	Methode auswählen

8.4 Übersicht des Menüs Aktuelle Methode Ändern

OPTION LDO-METHODE	VERFÜGBARE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	STANDARD- EINSTELLUNG
Messoptionen		
	0.1 Schnell	
Auflösung	0,01 Schnell	0.01 Mittel
Autosurig	0.01 Mittel	0.01 Willer
	0.01 Langsam	
Messgrenzen	Unterer Grenzwert: 0-20 mg/L Oberer Grenzwert: 0-20 mg/L	Unterer Grenzwert: 0 mg/L Oberer Grenzwert: 20 mg/L
Salinität-Korrektur	0–70	0
Druckeinheiten	hPa mBar inHg mmHg	hPa
Mittelwertsintervall	Aus 30 Sek. 60 Sek. 90 Sek. 3 Min. 5 Min.	Aus
Einheiten	mg/L %	mg/L
Kalibrierstandard	100% mg/L	100%

8.4.1 Erstellen einer neuen LDO-Methode




Man kann eine neue LDO-Methode erstellen, wenn die Zugangskontrolle deaktiviert oder ein gültiges Passwort eingegeben wurde.

- 1. Drücken Sie auf GERÄTEOPTIONEN.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige LDO101 Methode aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Akt. Methode speichern unter aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

Anmerkung: 'Aktuelle Methode ändern' und 'Eine Methode löschen' stehen nicht zur Verfügung, solange keine neue Methode erstellt wurde.

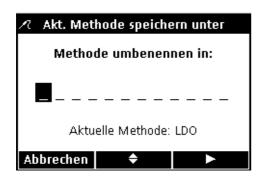

- 4. Drücken Sie auf die Pfeiltasten, um durch Buchstaben und Ziffern zu scrollen. Um einen Buchstaben oder eine Ziffer auszuwählen, Taste GRÜN/RECHTS drücken. Die Eingabemarke rückt eine Position weiter.
- 5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Buchstaben oder Ziffern hinzuzufügen, bis der Name vollständig ist. Um eine Leerstelle einzufügen, scrollen Sie durch Drücken auf die Pfeiltasten zu dem Leerzeichen (zwischen A und 9) und betätigen Sie die Taste GRÜN/RECHTS. Um einen Buchstaben oder eine Ziffer zu löschen, Taste BLAU/LINKS drücken.
- **6.** Drücken Sie die **GRÜN/RECHTS** Taste, bis OK den Rechts-Pfeil im Funktionsbalken ersetzt. Wählen Sie **OK**, um die Eingabe zu beenden.

8.4.2 Modifizieren einer LDO-Methode



Eine LDO-Methode kann bearbeitet werden, wenn entweder die Zugangskontrolle deaktiviert ist oder wenn ein gültiges Passwort eingegeben wurde.

 Wählen Sie im Menü LDO Methode mit den Pfeiltasten die Anzeige Aktuelle Methode ändern aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

Anmerkung: Die Standardmethode kann weder geändert noch gelöscht werden. Um die Standardmethode zu ändern muss diese zunächst unter einem neuen Namen abgespeichert werden (Aktuelle Methode speichern unter).

8.4.3 LDO-Messoptionen ändern



Nutzen Sie das Menü Messoptionen, um die angezeigte Auflösung, die oberen und unteren Grenzwerte des gelösten Sauerstoffs, die Salinitäts-Korrektur, die Druckeinheiten oder das Mittelwertsintervall zu ändern.

 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Messoptionen im Menü 'Aktuelle Methode ändern' hervorgehoben dargestellt wird, anschließend die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen drücken.



Ändern der Auflösung

 Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis Auflösung im Display hervorgehoben wird, drücken Sie die GRÜN/RECHTS Taste unterhalb von Auswählen.



 Mit den Pfeiltasten die gewünschte Auflösungsempfindlichkeit auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.




Ändern der Messgrenzen


 Mit den Pfeiltasten Messgrenzen auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.




 Mit den Pfeiltasten Unterer Grenzwert oder Oberer Grenzwert auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

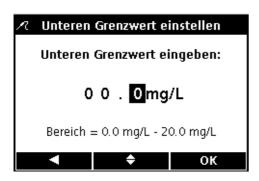

3. Unterer Grenzwert: Mit den Pfeiltasten den Grenzwert ändern. Die Taste BLAU/LINKS drücken, um eine Position nach links zu rücken. Die Taste GRÜN/RECHTS drücken, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe durch Drücken der Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK bestätigen.

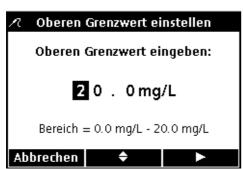

4. Oberer Grenzwert: Mit den Pfeiltasten den Grenzwert ändern. Die Taste BLAU/LINKS drücken, um eine Position nach links zu rücken. Die Taste GRÜN/RECHTS drücken, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die Eingabe durch Drücken der Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK bestätigen.

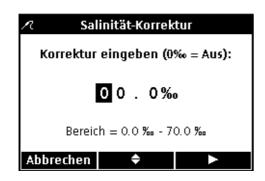

Salinität-Korrektur Ändern

Die Werte von gelöstem Sauerstoff bei hoher Konzentrationen von gelöstem Salz durch Eingabe der Proben-Salinität korrigieren. Zur Messung der Salinität eine Leitfähigkeitselektrode verwenden.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Salinität-Korrektur im Display an und drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen. Mit den Pfeiltasten den Proben-Salinität/Salinität-Korrekturfaktor eingeben. Die Taste BLAU/LINKS drücken, um eine Position nach links zu rücken. Die Taste GRÜN/RECHTS drücken, um eine Position nach rechts zu rücken. Wenn sich die Eingabemarke auf der letzten Position rechts befindet, die



Eingabe durch Drücken der Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK bestätigen.

Druckeinheiten ändern

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Druckeinheiten im Display an und drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen. Mit den Pfeiltasten die gewünschten Druckeinheiten auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.



Mittelwertsintervall ändern

Messergebnisse von Proben mit größeren Mengen von Luftblasen – etwa aus Belüftungsbecken – erscheinen instabil oder verrauscht. Benutzen Sie die Mittelwerts-Funktion, um die Stabilität zu verbessern.

So wird das Intervall für die Ermittlung des Mittelwerts eingestellt:

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Mittelwertsintervall im Display an und drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen. Mit den Pfeiltasten das gewünschte Mittelwertsintervall auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.

Angezeigte Ergebnisse werden über das eingestellte Intervall entsprechend gemittelt.

8.4.4 LDO-Messeinheiten ändern



Das Gerät kann im Messmodus sowohl mg/L gelöster Sauerstoff als auch % Sättigung anzeigen. Ändern der vorrangigen Einheit:

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Einheiten aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



2. Mit den Pfeiltasten die Einheiten auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.

8.4.5 LDO-Kalibrierungseinstellung auswählen



Wichtiger Hinweis: Die Werkskalibrierung ist die Standardeinstellung. Werkskalibrierungs-Koeffizienten werden im iButton gespeichert.

Zum Kalibrieren der Geräte der HQ Serie wird wassergesättigte Luft empfohlen, man kann aber auch eine Wasserprobe mit bekannter Konzentration an gelöstem Sauerstoff verwenden. Die Konzentration des gelösten Sauerstoffs muss durch Winkler-Titration oder durch die Berechnung einer luftgesättigten Wasserprobe auf der Grundlage der vorhandenen Druck-, Temperatur- und Salinitätsbedingungen bestimmt werden.

Anmerkung: Die Werkskalibrierung ist die Standardeinstellung. Für Informationen zur manuellen Kalibrierung siehe Abschnitt 8.2 auf Seite 79.

Jede LDO-Sensorkappe ist vorkalibriert. Ihre Leistung ist gebrauchsabhängig. Um eine optimale Leistung zu erzielen empfiehlt sich nach Installation eines neuen Sensors eine einmalige Kalibrierungsinitialisierung. Die Durchführung weiterer Kalibrierungen ist nicht zwingend erforderlich und liegt im Ermessen des Anwenders. Benutzen Sie die Funktion Kalibrierstandard im Menü 'Aktuelle Methode ändern', um eine Wasserprobe als Kalibrierstandard zu wählen:

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Kalibrierstandard im Menü 'Aktuelle Methode ändern' aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.
- 2. Mit den Pfeiltasten mg/L auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.

Wenn zur Kalibrierung wassergesättigte Luft verwendet wird, ist die Vorgehensweise folgende:

 Mit den Pfeiltasten 100% auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.



8.4.6 Auswahl einer LDO-Methode



Wählen Sie, welche Parameter-Methode benutzt werden soll, wenn zusätzliche Methoden im LDO-Optionen Menü erstellt worden sind.

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Aktuelle Methode im Display an. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



2. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Methode auswählen. Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK drücken.

8.4.7 Eine Methode löschen



Eine bestehende LDO-Methode löschen:

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Methode löschen im Display an. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

Methode löschen

C LDO 1

C LDO 2

Abbrechen

C Löschen

 Mit den Pfeiltasten die gewünschte Methode auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Löschen. Eine bereits gelöschte Methode lässt sich nicht wiederherstellen.

Abschnitt 9 Erweiterte Funktionen



Die verschiedenen Funktionen des Geräts, die im Menü GERÄTEOPTIONEN geändert werden können, werden in Abschnitt 9.1 und Abschnitt 9.2 aufgeführt. Das Menü zur Auswahl der Parametermethoden ist ein dynamischer Auswahlbildschirm, der sich abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Elektroden ändern kann. Das Menü der Geräteoptionen kann aufgerufen werden, wenn entweder die Zugangskontrolle deaktiviert ist oder nachdem ein gültiges Passwort eingegeben wurde. Bei Verwendung der Standardeinstellungen ist keine Änderung dieser Optionen erforderlich.

9.1 Menü Geräteoptionen – Zugang zu allen Funktionen

ERÄTEOPTIONEN BEI VOLLZU	IGANG (Zugangskontrolle deaktiviert oder Eingabe eines gültigen Passworts)
KONTROLLSTANDARD MESSEN	Standardlösung messen (verfügbar für pH und Leitfähigkeit)
	Manuelle Messung
MESSMODUS EINRICHTEN	Intervall: Dauer und Intervall
	Kontinuierliche Messung
GERÄTEDATEN	Elektrodendaten
GERATEDATEN	Gerätedaten
ZUGANGSKONTROLLE	Ein oder Aus
ZUGANGSKUNTKULLE	Passwort einstellen
	Kontrast
DISPLAY-OPTIONEN	Auto-Abschaltung
	Displaybeleuchtung
	Tastenbetätigung
TON	Stabilitätsalarm
	Kalibrier-Erinnerung einstellen
	Uhrzeit einstellen
UHRZEIT/DATUM	Uhrzeit-Format
	Datum einstellen
	Datums-Format
TEMPERATUREINHEIT	Temperatureinheiten auswählen
SPRACHE	Sprache auswählen

9.2 Menü der Anwender-Optionen

ANWENDER-OPTIONEN (Zugangskontrolle aktiviert)				
KONTROLLSTANDARD MESSEN Messung von Standardlösung oder pH-Puffer				
GERÄTEDATEN	Elektrodendaten			
GERATEDATEN	Gerätedaten			
ZUGANGSPASSWORT	Passwort eingeben			
	Kontrast			
DISPLAY-OPTIONEN	Auto-Abschaltung			
	Displaybeleuchtung			

	Tastenbetätigung
TON	Stabilitätsalarm
	Kalibrier-Erinnerung einstellen

9.3 Verwendung der Zugangskontrolle

Die Zugangskontrolle dient zum Schutz von definierten Parametermethoden und Geräteeinstellungen. Bei einem eingeschränkten Zugang werden die Optionen Messmodus einrichten, Zugangskontrolle, Uhrzeit, Temperatureinheiten und Sprache nicht im Menü Geräteoptionen angezeigt.

Die Funktion Zugangskontrolle ist im Menü Geräteoptionen> verfügbar, wenn die Einstellung Zugangskontrolle AUS ist, oder wenn die Zugangskontrolle AN ist und ein gültiges Passwort eingegeben wurde.

Wichtiger Hinweis: Wenn ein Passwort vergeben wurde und Zugangskontrolle AN eingestellt ist, vergewissern Sie sich, dass Sie das Passwort an einem sicheren Ort gespeichert haben. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie das Gerät nicht benutzen.

9.3.1 Aktivierung der Zugangskontrolle




Um Parametermethoden und Geräteeinstellungen zu schützen:

- 1. Taste **GERÄTEOPTIONEN** drücken.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Zugangskontrolle im Display an. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Passwort einstellen im Display an. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

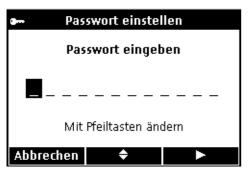

- 4. Mit den Pfeiltasten durch Buchstaben und Ziffern scrollen. Um einen Buchstaben oder eine Ziffer einzugeben, Taste GRÜN/RECHTS drücken. Die Eingabemarke rückt eine Position weiter.
- 5. Wiederholung des vorherigen Schritts bis zur Vervollständigung des Passworts. Um eine Leerstelle einzufügen, scrollen Sie zu der Leerstelle zwischen A und 9 mittels der Pfeiltasten OBEN und UNTEN und drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS. Um einen Buchstaben oder eine Ziffer zu ersetzen, drücken Sie auf

- die Taste **BLAU/LINKS** und geben den Buchstaben oder die Ziffer noch einmal ein.
- **6.** Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS**, bis OK den rechten Pfeil im Funktionsmenü ersetzt. Wählen Sie OK um die Eingabe zu beenden.
- 7. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Zugangskontrolle im Display an. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.





 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige EIN an. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

Der eingeschränkte Zugang ist nun aktiv. Bei Drücken der Taste **GERÄTEOPTIONEN** wird nun das eingeschränkte Menü für einen Anwender angezeigt.

9.3.2 Deaktivierung der Zugangskontrolle Zugangskontrolle

So wird der Zugang uneingeschränkt freigegeben:

- 1. Taste **OPTIONEN** drücken.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Zugangskontrolle im Display an. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige AUS an, um die Zugangskontrolle auszuschalten. Die Zugangskontrolle ist aufgehoben.



9.4 Messung von Kontrollstandards

Mit der Messung eines Kontrollstandards – also einer Lösung, deren Konzentration oder pH-Wert bekannt ist – wird die Messgenauigkeit des Instruments überprüft. Nachdem die Messelektrode in die Lösung eingetaucht wurde, zeigt das Display das Ergebnis an und ob dieses Ergebnis innerhalb der definierten Kriterien liegt.

Das Instrument fordert in einstellbaren Intervallen den Anwender automatisch zur Messung eines Kontrollstandards auf, wobei das Akzeptanzkriterium definiert werden kann. Die Optionen dieser Funktion können im Parameter-Methoden-Menü jedes Parameters geändert werden.

9.5 Einstellen des Messmodus

Unter drei Messmodi kann das jeweils geeignete Verfahren für Messung und Datenspeicherung ausgewählt werden:

MANUELLE MESSUNG:

Der Anwender betätigt für jede Messung die Taste **GRÜN/RECHTS**. Jeder Messwert wird automatisch gespeichert, wenn die eingestellten Stabilitätskriterien erfüllt werden. Das Ergebnis wird außerdem simultan an ein Gerät (PC/Drucker/USB Stick) gesendet, das an den USB-Adapter angeschlossen ist (nur HQ40d).

INTERVALL:

Die Probe wird in einem vom Anwender definiertem Intervall und Zeitraum gemessen. Die Daten werden automatisch im Datenspeicher gespeichert. Das Ergebnis wird außerdem simultan an ein Gerät (PC/Drucker/USB Stick) gesendet, das an den USB-Adapter angeschlossen ist (nur HQ40d).

KONTINUIERLICHE MESSUNG:

Das Gerät misst die Probe kontinuierlich und Daten können manuell gespeichert werden. Während des Speicherns wird der Messwert ebenfalls simultan an ein Gerät (PC/Drucker/USB Stick), das an den USB-Adapter (nur HQ40d) angeschlossen ist, gesendet.

So wird der Messmodus gewählt:

- 1. Taste OPTIONEN drücken.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **MESSMODUS** EINRICHTEN im Display an. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.





 Wenn Modus hervorgehoben wird, drücken Sie die GRÜN/RECHTS Taste unterhalb von Auswählen.



 Nun kann mit den Pfeiltasten zwischen MANUELLE MESSUNG, INTERVALL, oder KONTINUIERLICHE MESSUNG gewählt werden. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.

9.5.1 Einstellen der Intervalle der automatischen Messung

Für den Betrieb im Intervallmessmodus muss die Häufigkeit und die Gesamtdauer der Messungen festgelegt werden. Kalibrier-Erinnerung, Automatisches Abschalten und Standardsmessungserinnerung unterbrechen die Intervall-Messungen nicht. Allerdings führt eine verpasste Kalibrierung eher zur Speicherung von Messpunkten unter Kalibrierung. Nach beendeter Intervall-Messung wird jede verpasste Erinnerung angezeigt und Automatisches Abschalten aktiviert.

Einstellen von Intervall und Dauer:

- 1. Wählen Sie als Modus Intervallmessung.
- **2.** Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **Dauer** im Display an.

Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.




Messmodus einrichten

 Mit den Pfeiltasten den Zeitraum oder die Gesamtdauer der Messungen auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.



- **4.** Mit den Pfeiltasten die Anzeige **Intervall** auswählen. Drücken Sie die **GRÜN/RECHTS** Taste unterhalb von Auswählen.
- Mit den Pfeiltasten den Zeitabstand zwischen den einzelnen Messungen auswählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.

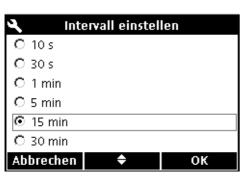

9.5.2 Messungen im Intervallmodus starten





Im Mess- und Ergebnisdisplay die **GRÜN/RECHTS** Taste unterhalb von Start drücken, um Intervall-Messungen zu starten. Die verbliebene Zeit für die Intervall-Messung wird in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt. Die Proben-ID wird mit jeder Messung um einen Zähler erhöht.

Für die Dauer der Intervallmessungen bleibt die Auto-Abschaltung deaktiviert. Um Strom zu sparen schaltet das Instrument zwischen den einzelnen Messungen in den Standbybetrieb um. Intervall-Messungen werden unterbrochen bei einer Kalibrierung, Messung von Kontrollstandards oder bei Benutzung des Geräteoptionen-Menüs. Die Intervallmessungen werden fortgesetzt, sobald in den Messbetrieb zurückgekehrt wird.

Mit Ablauf der eingestellten Gesamtdauer werden die Messungen beendet. Die Auto-Abschaltung wird wieder aktiviert. Die Intervall-Messungen können durch Drücken der Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Start wiederholt werden.

9.5.3 Vermeidung des Verlustes von Messdaten während des Intervall-Messmodus

Wenn Messungen in vorbestimmten Intervallen erfolgen, wird jeder Messwert automatisch im Datenspeicher gespeichert. Das Instrument hat eine Speicherkapazität von bis zu 500 Datensätzen. Wenn die Anzahl der Messresultate 500 überschreitet, werden die Daten nach dem Prinzip "first in/first out" (FIFO) ersetzt. Das HQ40d kann an einen PC/Drucker/Flash Memory Stick angeschlossen werden, um Datenverlust zu vermeiden.

Tabelle 4 Mögliche Kombinationen von Intervall/Dauer zur Vermeidung des Verlustes von Messdaten

Intervall	Dauer
10 Sekunden	1 Stunde
30 Sekunden	4 Stunden
1 Minute	8 Stunden
5 Minuten	24 Stunden

9.6 Gerätedaten anzeigen



Mit dieser Funktion können Seriennummer, Softwareversion sowie die Modellnummer des Geräts oder der angeschlossenen Messelektroden angezeigt werden.

- 1. Taste OPTIONEN drücken.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **GERÄTEDATEN** aus. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.
- 3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Elektroden-Daten bzw. Gerätedaten aus, um Elektrodendaten oder Gerätedaten auszuwählen. Tippen Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.

9.7 Displayoptionen einstellen



Die Displayoptionen bieten die Möglichkeit, den Displaykontrast, die energiesparende Automatische Abschaltung und die Displaybeleuchtung zu ändern.

1. Taste **GERÄTEOPTIONEN** drücken. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **DISPLAYOPTIONEN** aus. Tippen Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.




 Die Pfeiltasten betätigen, um KONTRAST, AUTO-ABSCHALTUNG, oder DISPLAYBELEUCHTUNG zu wählen. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



KONTRAST

Mit den Pfeiltasten den gewünschten Anzeigekontrast einstellen. Null ist die hellste und 9 die dunkelste Einstellung. Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK betätigen, um die Einstellung zu übernehmen.



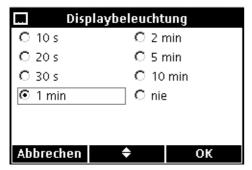

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Automatische Abschaltung erhöht die Lebensdauer der Batterien und wird während der Stromversorgung durch einen Netzadapter oder im Intervall-Messmodus vorübergehend deaktiviert.

Mit den Pfeiltasten den Zeitraum auswählen, nach dessen Ablauf sich das Instrument selbst abschaltet, wenn keine Tasten betätigt werden. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.

DISPLAYBELEUCHTUNG

Das Display wird beleuchtet, wenn die Taste

DISPLAYBELEUCHTUNG betätigt wird. Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen, sollten Sie einen Zeitraum einstellen, nach dem sich die Displaybeleuchtung automatisch abschaltet, wenn keine Tasten gedrückt werden.

Mit den Pfeiltasten den Zeitraum auswählen, nach dessen Ablauf sich das Instrument selbst abschaltet, wenn keine Tasten betätigt werden. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von OK.

9.8 Signalton-Optionen einstellen


Bei einem Tastendruck, bei Erreichen der Messstabilität und als voreinstellbare Kalibrier-Erinnerung kann das Gerät einen hörbaren Signalton erzeugen.

Anmerkung: Nur beim HQ40d gibt das Gerät einen hörbaren Signalton ab, wenn der Datentransfer zu einem Flash Memory Stick oder einem Drucker beginnt, und noch einmal, wenn der Transfer abgeschlossen ist. Um diese Funktion zu benutzen, wählen Sie **Stabilitätsalarm** im Menü Signalton-Optionen.

So wird der Signalton ein- oder ausgeschaltet:

- 1. Taste GERÄTEOPTIONEN drücken.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige **TON** aus. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von Auswählen.



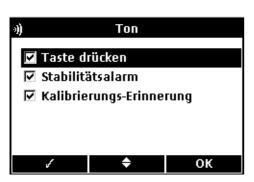

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige TASTE DRÜCKEN, STABILITÄTSALARM, oder KALIBRIERUNGS-ERINNERUNG aus. Drücken Sie auf die Taste BLAU/LINKS unterhalb des Hakens. Es können mehrere Punkte ausgewählt werden.

9.9 Datum und Uhrzeit einstellen

Für weitere Informationen siehe Abschnitt 4.4 auf Seite 24.

9.10 Temperatureinheiten ändern



So wählen Sie Celsius oder Fahrenheit:

- 1. Taste GERÄTEOPTIONEN drücken.
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige Temperatureinheiten aus. Drücken Sie auf die Taste GRÜN/RECHTS unterhalb von Auswählen.



3. Mit den Pfeiltasten Celsius oder Fahrenheit auswählen. Drücken Sie auf die Taste **GRÜN/RECHTS** unterhalb von OK.

9.11 Sprache

Für weitere Informationen siehe Abschnitt 4.3 auf Seite 24.



Abschnitt 10 Wartung

GEFAHRENHINWEIS

Die in diesem Teil des Handbuchs beschriebenen Aufgaben dürfen nur durch Fachleute ausgeführt werden.

10.1 Allgemeine Reinigung des Messgeräts

Das Messgerät wurde wartungsfrei entwickelt. Wenn das Messgerät verschmutzt ist, wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen oder Trocknen von nassgewordenen Anschlüssen Material aus Baumwolle.

10.2 Allgemeine Reinigung der Elektroden

Für Informationen zur Reinigung der Elektroden siehe das zur Elektrode gehörige Anweisungsblatt.

10.3 Ersetzen der Batterien

Siehe Abschnitt 3.2 auf Seite 14.

10.4 Aktualisierung der Software des Geräts

Für das HQ40d kann ein durch USB-/Netzkabel verbundener USB Stick verwendet werden, um die Software des Geräts zu aktualisieren oder Daten vom Gerät zu übertragen. Für die Messgeräte HQ11d, HQ14d und den HQ30d kann, wenn nötig, nur die USB-Aktualisierungsfunktion verwendet werden, um die Software für das Gerät zu aktualisieren (Datenübertragung ist nicht möglich).

Anmerkung: Der Hersteller legt fest, ob eine Aktualisierung der Software notwendig ist, um zu gewährleisten, dass die HQd Serie ordnungsgemäß funktioniert.



Abschnitt 11 Teile und Zubehör

11.1 Teile

Beschreibung	Menge	Katalognummer
LDO-Elektrode, Standard mit 1 m Kabel	1	LDO101-01
LDO-Elektrode, Standard mit 3 m Kabel	1	LDO101-03
LDO-Elektrode, robust mit 5 m Kabel	1	LDO101-05
LDO-Elektrode, robust mit 10 m Kabel	1	LDO101-10
LDO-Elektrode, robust mit 15 m Kabel	1	LDO101-15
LDO-Elektrode, robust mit 30 m Kabel	1	LDO101-30
pH Gel-Elektrode, Standard mit 1 m Kabel	1	PHC101-01
pH Gel-Elektrode, Standard mit 3 m Kabel	1	PHC101-03
pH Flüssigkeits-Elektrode, Standard mit 1 m Kabel	1	PHC301-01
pH Flüssigkeits-Elektrode, Standard mit 3 m Kabel	1	PHC301-03
pH Gel-Elektrode, robust mit 5 m Kabel	1	PHC101-05
pH Gel-Elektrode, robust mit 10 m Kabel	1	PHC101-10
pH Gel-Elektrode, robust mit 15 m Kabel	1	PHC101-15
pH Gel-Elektrode, robust mit 30 m Kabel	1	PHC101-30
Leitfähigkeits-Elektrode, Standard mit 1 m Kabel	1	CDC401-01
Leitfähigkeits-Elektrode, Standard mit 3 m Kabel	1	CDC401-03
Leitfähigkeits-Elektrode, robust mit 5 m Kabel	1	CDC401-05
Leitfähigkeits-Elektrode, robust mit 10 m Kabel	1	CDC401-10
Leitfähigkeits-Elektrode, robust mit 15 m Kabel	1	CDC401-15
Leitfähigkeits-Elektrode, robust mit 30 m Kabel	1	CDC401-30

11.2 Zubehör

Beschreibung	Menge	Katalognummer
Tiefenmarkierungen für Elektroden (Stabile Kabelmarker)	5	58286-10
LDO-Sensorkappen, Ersatz (einschließlich iButton, Kappensiegel und O-Ring für Elektrodenspitze)	1	58112-00
Handschuhe	1	58287-00
Feldausstattung	1	52258-00
Standard Elektrodenhalter	1	58294-00
Bausatz für stabiles Blech	1	58259-00
Farbig kodierte Clips (fünf Farben, zwei Clips pro Farbe)	1	58184-00
115 V Stromversorgung	1	58263-00
230 V Stromversorgung	1	58311-00
USB/DC-Netzadapter	1	58134-00
USB-Kabel, 1,8 m, Stecker Typ A und Typ B	1	59240-00
Tastatur (QWERTY)	1	LZV582
BSB-Flasche (300 mL)	1	621-00
BSB-Mixer/Trichter-Kit (US)	1	58266-00
BSB-Mixer/Trichter-Kit (EU)	1	58267-00

11.3 Verbrauchsmaterial

Descharitana		W-(-1)
Beschreibung	Menge	Katalognummer
IUPAC Serie zertifizierte pH-Kontrollstandards (Puffer) ¹ :		
pH 1,679 ± 0,010 @ 25 °C	500 mL	S11M001
pH 4,005 ± 0,010 @ 25 °C	500 mL	S11M002
pH 7,000 (Radiometer Analytical) ± 0,010 @ 25 °C	500 mL	S11M004
pH 10,012 ± 0,010 @ 25 °C	500 mL	S11M007
Farbkodierte pH-Standards (Puffer):		
pH 4,01 ± 0,02 @ 25 °C	500 mL	22834-49
pH 7,00 ± 0,02 @ 25 °C	500 mL	22835-49
pH 10,01 ± 0,02 @ 25 °C	500 mL	22836-49
pH 4,01 ± 0,02 @ 25 °C	4 L	22834-56
pH 7,00 ± 0,02 @ 25 °C	4 L	22835-56
pH 10,01 ± 0,02 @ 25 °C	4 L	22836-56
pH 4,01 ± 0,02 @ 25 °C	20 L	22834-61
pH 7,00 ± 0,02 @ 25 °C	20 L	22835-61
pH 10,01 ± 0,02 @ 25 °C	20 L	22836-61
Zertifizierte Leitfähigkeitsstandards¹:		
KCI, 1 Demal, 111,3 mS/cm ± 0,5% @ 25 °C	500 mL	S51M001
KCl, 0,1 Demal, 12,85 mS/cm ± 0,35% @ 25 °C	500 mL	S51M002
KCI, 0,01 Demal, 1408 mS/cm ± 0,5% @ 25 °C	500 mL	S51M003
NaCl, 0,05%, 1015 μS/cm ± 0,5% @ 25 °C	500 mL	S51M004
KCI Leitfähigkeitsstandards:		
0,1 Molar KCl, 12,88 mS/cm @ 25 °C	500 mL	C20C250
0,01 Molar KCl, 1413 μS/cm @ 25 °C	500 mL	C20C270
0,001 Molar KCl, 148 μS/cm @ 25 °C	500 mL	C20C280
NaCl Leitfähigkeitsstandards:		
180 μS/cm @ 25 °C	100 mL	23075-42
1000 μS/cm @ 25 °C	100 mL	14400-42
18,00 mS/cm @ 25 °C	100 mL	23074-42
BSB-Verbrauchsmaterial:		
Nitrifikationshemmer (TCMP) - (200 Tests)	35 g	2533-35
Nitrifikationshemmer (TCMP) - (2500 Tests)	500 g	2533-34
Nitrifikationshemmer (ATU)	50 g	28454-25
BSB-Saat (50 Tests)	50 g 50 Kapseln	24712-00
BSB-Standardlösung, 300 mg/L GGA, 10 mL Voluette® Ampullen	25/pkg	14865-10
Nährstoffpufferkissen, 0,5 mL (zur Zubereitung von 300 mL verdünntes Wasser)	50/pkg	14160-66
Nährstoffpufferkissen, 3 mL (zur Zubereitung von 3 L verdünntes Wasser)	50/pkg	14861-66
Nährstoffpufferkissen, 4 mL (zur Zubereitung von 4 L verdünntes Wasser)	50/pkg	24364-66
Nährstoffpufferkissen, 6 mL (zur Zubereitung von 6 L verdünntes Wasser)	50/pkg	14862-66
Nährstoffpufferkissen, 19 mL (zur Zubereitung von 19 L verdünntes Wasser)	25/pkg	14863-98
Pufferlösung, APHA, für BSB, pH 7,2, Phosphatausführung	1 L	431-53
Calciumchloridlösung, APHA	1 L	428-53
Magnesiumsulfatlösung, APHA	1 L	430-53

11.3 Verbrauchsmaterial (Fortsetzung)

Beschreibung	Menge	Katalognummer
Eisenhaltige Chloridlösung, APHA	1 L	429-53
Verschiedenes:		
pH-Auffülllösung (für PHC301), 3M KCl, sat. mit AgCl	30 mL	28417-00
Vorrichtung zur Lagerung von pH-Elektroden	500 mL	27565-49

¹ Zertifizierte Standards werden mit Zertifikaten für die Rückverfolgbarkeit zu Standardreferenzmaterialien ausgeliefert.



Abschnitt 12 Bestellhinweise

Kunden in den USA

Per Telefon:

6:30 bis 17:00 MST Montag bis Freitag (800) 227-HACH (800-227-4224)

Per Fax:

(970) 669-2932

Per Post:

Hach Company P.O. Box 389

Loveland, Colorado 80539-0389 U.S.A.

Bestellinformationen per E-Mail: orders@hach.com

Notwendige Informationen

 Hach Kontonummer (falls verfügbar)

- Rechnungsadresse
- Ihr Name und Telefonnummer
- Lieferadresse

Auftragsnummer

- Katalognummer
- Kurzbeschreibung oder Modellnummer
- Menge

Internationale Kunden

Hach unterhält ein weltweites Netz von Händlern und Vertriebsstellen. Um den Händler in Ihrer Nähe zu finden, schicken Sie eine E-Mail an: intl@hach.com oder kontaktieren Sie:

Hach Company World Headquarters; Loveland, Colorado, U.S.A. Telefon: (970) 669-3050; Fax: (970) 669-2932

Technischer Kundendienst (nur USA)

Die Mitarbeiter des Technischen und Kundendienstes beantworten gerne Ihre Fragen zu unseren Produkten und deren Verwendung. Als Spezialisten in Analysemethoden freuen sie sich, Ihnen mit ihren Kenntnissen zur Verfügung zu stehen.

Rufen Sie an unter 1-800-227-4224 oder schicken Sie eine E-Mail an techhelp@hach.com



Abschnitt 13 Repair Service

Die Hach Company muss ihr Einverständnis erklären, bevor irgendein Gerät zur Reparatur eingesendet wird. Wenden Sie sich bitte an das Hach Service Center in Ihrer Nähe.

In Deutschland: HACH LANGE GMBH

Willstätterstraße 11 D-40549 Düsseldorf Tel. +49 (0)2 11 5288-320 Fax +49 (0)2 11 5288-210 info@hach-lange.de www.hach-lange.de

In Österreich:

DR. BRUNO LANGE GES. MBH

Industriestraße 12 A-3200 Obergrafendorf Tel. +43 (0)27 47 74 12 Fax +43 (0)27 47 42 18 info@hach-lange.at www.hach-lange.at

In der Schweiz:

DR. BRUNO LANGE AG

Juchstrasse 1 CH-8604 Hegnau Tel. +41(0)44 9 45 66 10 Fax +41(0)44 9 45 66 76 info@hach-lange.ch www.hach-lange.ch



Abschnitt 14 Zertifizierung

Die Hach Company erklärt, dass dieses Gerät gründlich getestet und überprüft wurde und dass es beim Versand von der Fabrik den angegebenen technischen Daten entsprochen hat.

Die tragbaren Geräte der HQ Serie wurden getestet und es wird bestätigt, dass sie den folgenden Gerätenormen entsprechen:

Produktsicherheit (nur Stromversorgung)

115/230 VAC Externe Stromversorgung

Zertifiziert nach CSA und gemäß den UL Sicherheitsstandards (cULus mark), TÜV-GS & CE gekennzeichnet nach 73/23/EEC

EMI-Immunität

Gerät getestet mit der externen Stromversorgung:

Nach 89/336/EEC EMC: EN 61326:1998 (Elektrische Geräte für Messungen, Kontrollen und Laborgebrauch - EMC Anforderungen) Unterstützende Testberichte durch Hach Company, zertifizierte Übereinstimmung durch Hach Company.

Normen umfassen:

IEC 1000-4-2:1995 (EN 61000-4-2:1995) Störfestigkeit gegen Entladung Elektrostatischer Elektrizität (Kriterium B)

IEC 1000-4-3:1995 (EN 61000-4-3:1996) Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (Kriterium B)

IEC 1000-4-4:1995 (EN 61000-4-5:1995) Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst (Kriterium B)

IEC 1000-4-5:1995 (EN 61000-4-5:1995) Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Kriterium B)

IEC 1000-4-6:1996 (EN 61000-4-6:1996) Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder (Kriterium A)

IEC 1000-4-11:1994 (EN 61000-4-11:1994) Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche/ Kurzzeitunterbrechungen (Kriterium B)

Weitere Störfestigkeitsnormen umfassen:

ENV 50204:1996 Abgestrahlte Elektromagnetische Felder von Digital-Funktelefonen (Kriterium B)

Emissionen

Gerät getestet mit der externen Stromversorgung:

Nach 89/336/EEC EMC: EN 61326:1998 (Elektrische Geräte für Messungen, Kontrollen und Laborgebrauch - EMC Anforderungen) Klasse B Emissionen beschränkt alle Modelle außer HQ40D Multi-Portable Messgerät mit "2" LDO-Sensoren. Wenn das HQ40D mit "2" LDO-Sensoren verwendet wird, entspricht es nur den Einschränkungen für Klasse "A". Unterstützende Testberichte durch Hewlett Packard, Fort Collins, Colorado Hardware Test Center (A2LA # 0905-01) und zertifizierte Übereinstimmung durch Hach Company.

Normen umfassen:

EN 61000-3-2 Oberschwingungen durch Elektrische Geräte

EN 61000-3-3 Spannungsschwankungen (Flicker) durch Elektrische Geräte

Weitere Emissionsnormen umfassen

EN 55011 (CISPR 11), Klasse "B" Emission beschränkt alle Modelle außer dem HQ40D Multi-Portable Messgerät mit "2" LDO-Sensoren. Wenn das HQ40D mit "2" LDO-Sensoren verwendet wird, entspricht es nur den Einschränkungen für Klasse "A".

KANADISCHE BESTIMMUNGEN ZU STÖRUNGSVERURSACHENDEN GERÄTEN

IECS-003: Klasse "A" Emissionsgrenzen. Unterstützende Testberichte durch Hewlett Packard, Fort Collins, Colorado Hardware Test Center (A2LA # 0905-01) und zertifizierte Übereinstimmung durch Hach Company.

Dieses Gerät der Klasse "A" entspricht allen Anforderungen der Bestimmungen zu störungsverursachenden Geräten.

Dieses Gerät der Klasse "A" entspricht allen Anforderungen der Bestimmungen zu störungsverursachenden Geräten.

FCC TEIL 15: Klasse "A" Emissionsgrenzen

Unterstützende Testberichte durch Hewlett Packard, Fort Collins, Colorado Hardware Test Center (A2LA # 0905-01) und zertifizierte Übereinstimmung durch Hach Company.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen hervorrufen und (2) dieses Gerät muss sämtliche empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die eine unerwünschte Funktionsweise verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen an dieser Einheit, die nicht ausdrücklich durch die für die Übereinstimmung verantwortliche Partei genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Geräts durch den Benutzer ungültig werden lassen.

Dieses Gerät wurde getestet und für übereinstimmend mit den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse "A" befunden, entsprechend Teil 15 der FCC Bestimmungen. Diese Beschränkungen wurden entwickelt, um sinnvollen Schutz gegen schädliche Interferenzen zu bieten, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung benutzt wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht übereinstimmend mit dem Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es eventuelle Störungen im Funkbetrieb geben. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet verursacht möglicherweise Interferenzen, woraufhin der Benutzer dafür verantwortlich ist, die Störungen auf eigene Kosten zu beheben. Die folgenden Techniken zur Reduzierung von Problemen durch Interferenzen sind leicht durchführbar.

1. Entfernen Sie die externe Stromversorgung vom Gerät und/oder entfernen Sie eine der Batterien aus dem Gerät, um festzustellen, ob es die Störungen verursacht.

- 2. Bewegen Sie das Messgerät und seine Stromversorgung von dem Gerät weg, das die Interferenzen empfängt.
- **3.** Positionieren Sie die Empfangsantenne des Geräts, das die Interferenzen empfängt.
- 4. Versuchen Sie, die obigen Maßnahmen zu kombinieren.

Abschnitt 15 Beschränkte Garantie

Die Hach Company bietet dem ursprünglichen Käufer ihrer Produkte auf alle Mängel, die auf fehlerhaftes Material oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, eine einjährige Garantie ab dem Datum des Versands, außer wenn im Gerätehandbuch andere Bestimmungen vereinbart sind.

Wenn während der Garantiezeit ein Mangel entdeckt wird, gewährleistet die Hach Company, dass nach ihrer Entscheidung das defekte Produkt repariert oder ersetzt wird oder dass der Kaufpreis erstattet wird, ausschließlich der ursprünglichen Versand- und Bearbeitungsgebühren. Für jedes Produkt, das im Rahmen dieser Garantie repariert oder ersetzt wurde, gilt die Garantie nur noch für den Rest der ursprünglichen Garantiedauer.

Diese Garantie gilt nicht für Verbrauchsprodukte wie z.B. chemische Reagenzien; oder für zum Verbrauch bestimmte Bestandteile eines Produkts, wie z.B., aber nicht ausschließlich, Lampen und Rohre.

Wenden Sie sich an die Hach Company oder Ihren Händler, um die Garantiezeit zu beginnen. Produkte können ohne Autorisierung der Hach Company nicht zurückgegeben werden.

Beschränkungen

Diese Garantie deckt nicht ab:

- Schäden durch Höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Arbeiterunruhen, (erklärte oder nicht erklärte) Kriegshandlungen, Terrorismus, zivile Unruhen oder jegliche Eingriffe durch Regierungen
- Schäden, die durch falsche Verwendung, Vernachlässigung, Unfall oder falsche Anwendung oder Installation entstehen
- Schäden, die durch nicht von der Hach Company autorisierte Reparaturen oder versuchte Reparaturen verursacht werden
- Jedes Produkt, das nicht in Übereinstimmung mit den von der Hach Company herausgegebenen Anweisungen verwendet wird
- Frachtgebühren, um Waren an die Hach Company zurückzusenden
- Frachtgebühren für beschleunigten oder Express-Versand von unter Garantie stehenden Teilen oder Produkten
- Reisekosten f
 ür Garantiereparaturen vor Ort

Diese Garantie enthält die alleinige vertragliche Gewährleistung, die von der Hach Company in Bezug auf ihre Produkte gewährt wird. Alle impliziten Gewährleistungen, einschließlich ohne Einschränkung die Zusicherung allgemeiner Gebrauchsfähigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Einige Bundesstaaten der USA erlauben den Ausschluss impliziter Gewährleistung nicht und wenn dies in Ihrem Bundesstaat zutrifft, gilt die obige Beschränkung für Sie nicht. Diese Garantie bietet Ihnen spezielle Rechte und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren können.

Diese Garantie ist die endgültige, vollständige und ausschließliche Festlegung von Garantiebedingungen und niemand ist autorisiert, im Namen der Hach Company irgendwelche anderen Garantien oder Zugeständnisse auszusprechen.

Einschränkung von Ersatzleistungen

Die Nachbesserung durch Reparatur, Ersatz oder Erstattung des Kaufpreises wie oben festgelegt sind die ausschließlichen Ersatzleistungen für die Verletzung dieser Garantie. Basierend auf strikter Haftung oder unter jeder anderen gesetzlichen Auslegung ist die Hach Company für beiläufig oder als Konsequenz entstandene Schäden jeder Art für Garantieverletzungen oder Fahrlässigkeit haftbar.



Index

A		Drucker, Datentransfer an1	8, 33
Abfallbeseitigung	7	Dual-Anzeigebildschirm	23
AC-Netzadapter14	4, 109		
Anschlüsse, Elektroden		E	
Anwender-ID		Einheiten	
Anzeigen	28	LDO-Methoden	86
Auswahl		Leitfähigkeitsmethoden	
Erstellen		pH-Methoden	
Löschen	30	Temperatur, Einstellung	
Anzeige	41	Einsetzen der Batterien	14
Anzeigebildschirm	23	Einzelanzeige-Bildschirm	23
Auflösung		Elektroden	
LDO-Methoden	84	Anschlüsse	16
pH-Methode		Anzeigebildschirm	23
Auspacken der Gerätekomponenten		Daten anzeigen	
Automatische Abschaltung, Batterien		Fehler: Standard nicht erkannt	_
Automatione Aboundations, Batterion	10, 50	Fehler: Steig. außer Bereich	
В		Fehler: Steigung außerhalb des Bereichs	
Batterien		gelösten Sauerstoff messen Gerätedaten	
	16 06	LDO kalibrieren	
Automatische AbschaltungInstallation		Leitfähigkeit kalibrieren	
Merkmale		Leitfähigkeit, Salinität, spezifischer Widerstand	
Benutzeroberfläche		oder TDS-Messung	
Bericht		pH-Kalibrierung	
		pH-Messung	
Berichtsoptionen		Reinigung	99
Betrieb Ein/Aus		Technische Daten	
Bildschirm, Anzeige-	23	Teilenummern	. 101
•		E-Mail Kundendienst	. 105
С		EMI-Immunität	. 109
Celsius, Einstellungen		Emissionsnormen	. 110
Computer, Datentransfer an	18, 35	Entsorgung von Altgeräten	7
_		Erinnerungen, Kalibrierung	
D		Messbereich Leitfähigkeit	71
Daten		pH	
Berichtsoptionen		EU-Vorschriften	7
Elektrode anzeigen			
gespeicherte anzeigen		F	
Löschen Overflow, Verhindern		Fahrenheit, Einstellungen	97
Datentransfer	94	FCC-Bescheinigung	
	0.5	Fehler, Elektrodenkalibrierung	
an Computer		Standard nicht erkannt	46
an Memory Stick oder DruckerArchivierung und Austausch von Methoden .		Steig. außer Bereich4	
Merkmale		Fehler: Steig. außer Bereich4	
Datenübertragung	10	Fehlersuche Elektrodenkalibrierung	.,
	25	Fehler: Standard nicht erkannt	46
an Computeran Memory Stick oder Drucker		Fehler: Steig. außer Bereich	
Merkmale		Fehler: Steigung außerhalb des Bereichs	
Datum, Einstellung			
Display-Optionen		G	
• • •		Garantie	. 113
Druckeinheiten, LDO-Methoden	00		

Index

gelöster Sauerstoff, Messung	79	Optionen für Leitfähigkeitsmethode	66, 74
Siehe auch LDO-Methoden; LDO-Elektrode		Optionen pH-Methode	
Gerätedaten werden angezeigt	95	Protokoll, Anzeige	
Gerätekomponenten, Auspacken	13	zurückstellen (Leitfähigkeit)	
Gespeicherte Daten		zurückstellen (pH)	48
Anzeige	30	Kontrollstandards zurückstellen	
Löschen		Messbereich Leitfähigkeit	
Grenzwerte		pH	
LDO	85	Kundendienst	105
Messbereich Leitfähigkeit			
pH		L	
•		LDO-Elektrode	
Н		gelösten Sauerstoff messen	
Hinweise, Schutz	7	Kalibrieren	
,		Technische Daten	11
K		LDO-Methoden	
Kabeln, Teilenummern	101	Ändern	
Kalibrieroptionen		Auflösung	
LDO	87	Druckeinheiten	
Kalibrierung der Elektroden	07	EinheitenGrenzwerte	
5	46	Kalibrieroptionen	
Fehler: Standard nicht erkanntFehler: Steig. außer Bereich		Messoptionen	
LDO		Mittelwertsintervall	
Leitfähigkeit		neu, erstellen	83
pH		Salinität-Korrektur	85
Kalibrierungsberichte		Leitfähigkeit	
Anzeige	41	Kalibrierung der Elektroden	61
drucken		Messung	
Kalibrierungsfehler: Standard nicht erkannt	46	Leitfähigkeitsmethoden	
Kalibrierungsoptionen		Ändern	66
Messbereich Leitfähigkeit	65 71	Einheiten	68
pH		Grenzwerte	
Kalibrierungsprotokoll		Kalibrierungsoptionen	
Anzeigen	31	Kontrollstandard-Optionen	
Kalibrierungsverlauf		Menü Optionen	
Kanadische Sicherheitsbestimmungen		Messoptionen Parameter	
Kontaktinformationen	110	Parameter, Ändern	
	407	Referenztemperatur	
Reparaturservice Teile bestellen		Temperaturkorrektur	
Unterstützung		Löschen	
Kontinuierlicher Messmodus		Anwender-ID	30
Kontrast, Anzeige		Gespeicherte Daten	
_	95	Methoden	
Kontrollstandard analysieren	0.4	Proben-IDs	28
Einstellungen		lumineszierender gelöster Sauerstoff. Siehe	e auch
Messbereich Leitfähigkeit		LDO-Methoden; LDO-Elektrode	
pH Kontrollstandards	41		
	04	M	
Einstellungen		Memory Sticks, Datentransfer an	18, 33
Manuell oder automatisch messen (Leitfähig 63	Kell) .	Merkmale	8
Manuell oder automatisch messen (pH)	47	Messbereich Leitfähigkeit	
ariaan aaar aatomatioon moodon (pri)		5	

Kontrollstandard messen	63	neu, erstellen	50
Kontrollstandards zurückstellen		Piepton-Optionen	
Technische Daten der Elektroden	11	Proben-ID	
Messmodus Intervall		Auswahl	28
Auswahl	92	Erstellen	
Auto-Messintervalle, Einstellung	93	Löschen	
Datenprotokoll-Overflow		MESSPROTOKOLL	31
Messungen starten		Protokolle	
Messmodus Manuelle Messung	92	Berichtsoptionen	33
Messmodus, Auswahl	92	Daten-Overflow	94
Messoptionen		Kalibrierung	
LDO		Kontrollstandards	
Messbereich Leitfähigkeit	65, 67	Messung	31
pH	52	_	
MESSPROTOKOLL		R	
Anzeigen	31	Recycling	
Messung		Referenztemperatur, Leitfähigkeits-Methoden	70
gelöster Sauerstoff	79	Reinigung	99
Leitfähigkeit, Salinität, spezifischer Wider	stand	Reinigung des Messgeräts	99
oder TDS		Reparatur	107
pH	47		
Methoden		S	
Archivierung und Austausch	43	Salinität	
Auswahl		Korrektur, LDO-Methoden	85
Löschen		Messung	
pH		Sauerstoff, Messung gelöst	
Mittelwertsintervall, LDO-Methoden		Siehe auch LDO-Methoden; LDO-Elektrode	<u>,</u>
Modelle		Sauerstoff, Messung, gelöst	
Modellnummer	95	Seriennummer	
_		Service	,
0		Sicherheitshinweise	
Optionen der Hintergrundbeleuchtung	96	Signalton-Optionen	,
Overflow, Daten	94	Software	90
			00
P		Aktualisierung	
Packzettel	13	Software aktualisieren	
Passwörter, Zugangskontrolle	90	Softwareversion	
PCs, Datentransfer an	18, 35	spezifischer Widerstand, Messung	
pH		Sprache auswählen	24
Kalibrierung der Elektroden	45	Standards. siehe Kontrollstandards	
Kontrollstandard messen		Stromversorgung	11
Kontrollstandards zurückstellen	48	Symbole, Sicherheits	7
Messung			
Technische Daten der Elektroden	11	Т	
pH-Methoden		Taste Ein/Aus	16
Ändern		Tastendruck-Optionen	96
Auflösung		Tastenfeld	22
Einheiten		Tastenhinweise	22
Grenzwerte		TDS, Messung	
Kalibrierungsoptionen Kontrollstandard-Optionen		Technische Daten	
Messoptionen		Technische Unterstützung	
I	· · · · · • •		

Index

Teile	USB-Anschluss18
bestellen	V
Teile bestellen	Verpackungsinhalt13
Teilenummer, AC-Netzadapter	W
Reparaturservice	Wartung 99 Wasserdichte 8 Wiederaufladbare Batterien 14
Temperatur Einheiten, Einstellung	Z Zertifizierung
U Uhrzeit, Einstellung	Zugangskontrolle Aktivierung